


ピペット 4 台用充電スタンド

AX-ST-CH-M4

取扱説明書 (保証書)

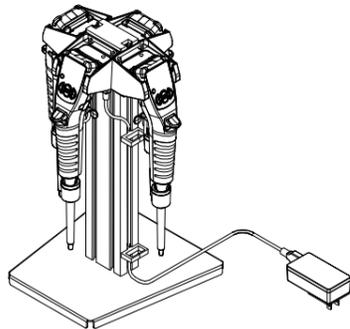

ご注意

- 本書の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容は万全を期して作成しておりますが、ご不明な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたら、ご連絡ください。
- 当社では、本機の運用を理由とする損失、損失利益等の請求については、前項にかかわらずいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。



1WMPD4003079C

安全にお使いいただくために

本機を使用する際には、下記の点に注意してください。

△注意


- 機器を分解しないでください。機器の損傷や機能不良となることがあります。分解した場合は、保証の対象外となります。
- 複数のピペット 4 台用充電スタンドを連結して使用しないでください。火災の原因となったり、本機及び電動ピペット PA/PB (以降 PA/PB) が故障する可能性があります。
- 付属する AC アダプタを使用してください。異なる AC アダプタを使うと本機、PA/PB 及び電源供給機器が故障する可能性があります。

1.はじめに


本書は、ピペット 4 台用充電スタンド : AX-ST-CH-M4 用に作成された取扱説明書です。内容を十分に理解し、活用していただくため、使用前に本書をお読み下さい。また、PA/PB の取扱説明書も合わせてお読みください。

2.梱包内容と各部名称

- ピペット 4 台用充電スタンド
- スタンドベース
- 化粧ネジ(2 個)
- 電動ピペット用 AC アダプタ(AX-TB283)
- 取扱説明書 (本書)

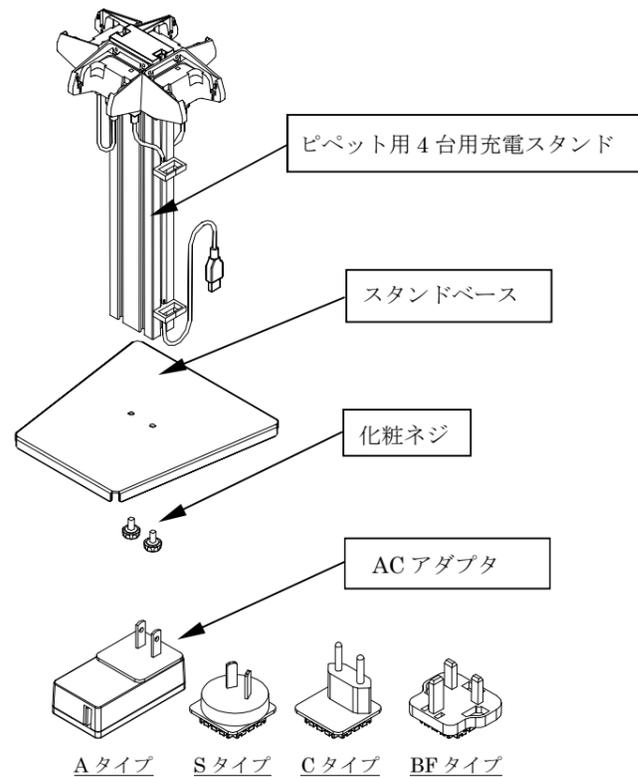

※ AC アダプタには国内対応の A タイププラグが取り付けられています。海外にて使用時は、適合する電源プラグに変更してご使用ください。

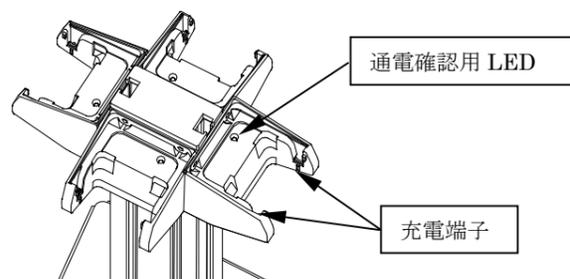

- ① 充電端子……PA/PB を掛けることで、端子を介して充電します。
- ② 通電確認用 LED……本機が通電されると緑色に点灯します。


3.特徴

- PA/PB を本機に掛けることで自動的に充電を開始します。
- 充電が終了すると自動的に電源供給が止まります。
- 省スペースに設置ができます。(200mm×200mm)
- 同時に 4 台の PA/PB が充電できます。


4.使い方

1. ピペット 4 台用充電スタンドをスタンドベースに化粧ネジ(2 個)にて取付けます。


—スタンドベースと支柱の固定方法—

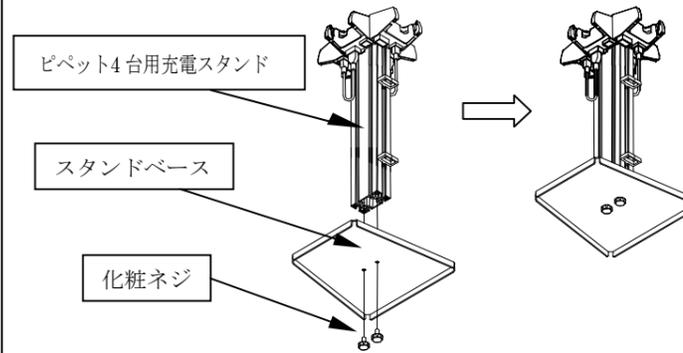

2. 本機に付属される AC アダプタを用意します。ピペット 4 台用充電スタンドに接続されている電源ケーブル(USB-A タイプ)を AC アダプタに接続し、AC アダプタをコンセントに差し込みます。4 箇所の通電確認用 LED(緑色)がそれぞれ点灯します。

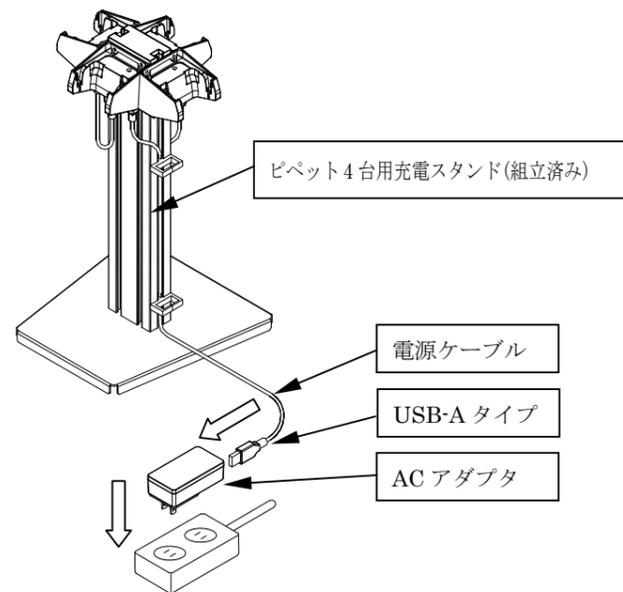

4. PA/PB を充電部に掛けることで充電が開始されます。充電中は、PA/PB の表示部画面左下の電池マークが図のように点滅し続けます。

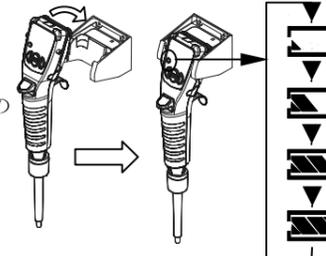

5. PA/PB の電池マークが全点灯状態になると充電完了となります。



6. 充電完了後も充電スタンドに掛けて使用できます。(再充電はされません)

5.仕様

入力(専用アダプタ)	AC 100 V/0.3 A (50/60 Hz)
本機の入力部/出力部	DC 5V
接続可能機器	電動ピペット PA/PB シリーズ
寸法	195(W)×350(H)×195(D)mm
質量	約 1430g (AC アダプタ含まず)

6.アクセサリ

- 連結用ケーブル……………AX-KO4730-10
- AC アダプタ……………AX-TB283

7.保証規定

1. 万が一、本製品を用いたことにより損害が生じた場合の補償は本製品購入代金の範囲とさせていただきます。
2. 正常な使用状態において製造上の責任による故障は、お買い上げ日より1か年間、無償にて修理いたします。
3. 次の場合は、有効期間中でも有償修理といたします。
 - (ア) 不適当な取扱いまたは使用による故障。
 - (イ) 製品の改造、不当な修理により発生した故障。
 - (ウ) 火災、地震、異常気象、指定外の電源使用およびその他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷。
 - (エ) 保管上の不備によるもの、及びご使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。
 - (オ) 保証書のご提示が無い場合。
 - (カ) 保証書にご購入日、保証期間、ご購入店名などの記載の不備あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (キ) ご使用後の外装箱の傷、破損、外装部品、付属品の交換、消耗部品。
 - (ク) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - (ケ) お買い上げ店または弊社にご持参および送付いただくに際しての諸費用は、お客様がご負担願います。
 - (コ) 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。

技術・点検・修理に関するお問い合わせ窓口
 お客様相談センター 電話 0120-514-019 受付時間
 9:00~12:00、13:00~17:00
 (日・祝日・年末年始・弊社休業日を除く)

保証書

此の度は、弊社の製品をお買い上げ頂き有難うございました。未永くご愛用の程、お願い致します。弊社は、下記の通り製品保証を致しておりますので、この保証書は大切に保管してください。

品名	ピペット4台用充電スタンド	型名	AX-ST-CH-M4
お客様お名前	様		
ご住所	□□□-□□□□		
ご購入日	ご購入店 (ご購入店名を必ずご記入ください。)		
(印)			
<small>※下記のいずれかを必ず行ってください。</small> <small>① 販売店て上記に記入、捺印をしていただく。</small> <small>② 販売店て発行されたお買上げを証明するもの (レシートやシールでも可) を本保証書に添付または保管いただく。</small>			
保証期間	ご購入日より1年間		


株式会社 エーアンド・デイ
 東京都豊島区東池袋3-23-14



Charging stand for four pipettes

AX-ST-CH-M4

Instruction manual

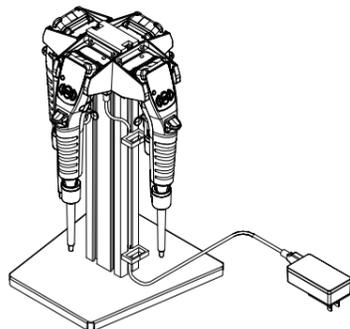

© 2018 A&D Company, Limited. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, or translated into any language in any form by any means without the written permission of A&D Company, Limited.

The contents of this manual and the specifications of the instrument covered by this manual are subject to change for improvement without notice.



1WMPD4003079C

Safety Use

Please note the following items when the device is used.

CAUTION


- Do not disassemble the device. Any damage or loss of functions caused by disassembly is not covered by warranty.
- Do not link multiple charging stands, as it may cause fire or damage the units or the PA/PB series of electronic pipettes (hereinafter called PA/PB).
- Use the provided AC adapter, as otherwise the charging stand, the PA/PB, or the power supply devices may be damaged.

1. Introduction


This manual describes how the AX-ST-CH-M4 charging stand for four pipettes works. To fully understand and make use of the product, please read this manual carefully before use. Also, please read the instruction manual for the PA/PB.

2. Package Contents and Each Part Name

- Charging stand for four pipettes
- Stand base
- Screw (2 pcs)
- AC adapter (AX-TB283)
- Instruction manual (This document)

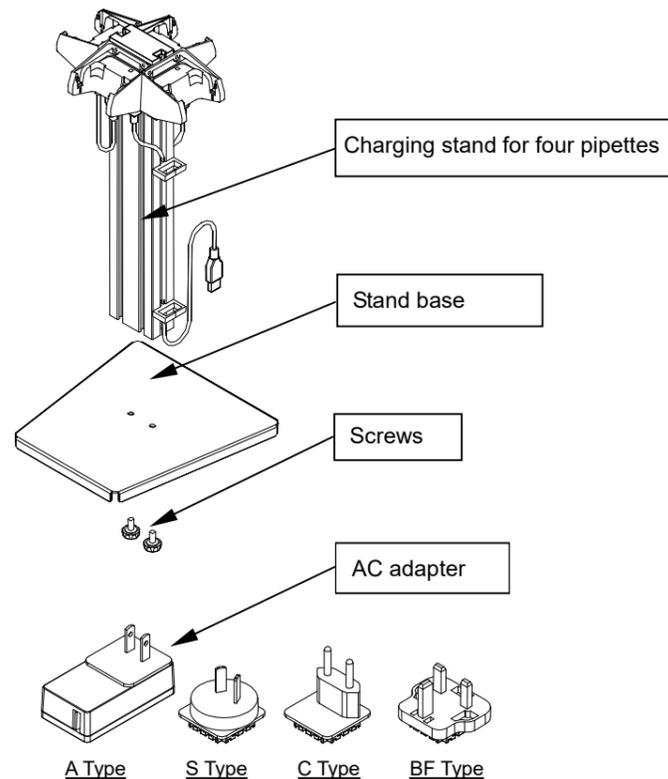

* The A-type plug is initially attached to the AC adapter for use in Japan. For use outside of Japan, please change it to the type appropriate for your country.

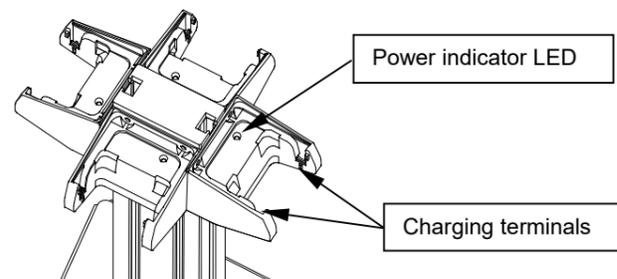

Charging terminals : Receive the PA/PB for charging.

Power indicator LED : Lights up in green when power is supplied to the charging stand.


3. Features

- Charging starts automatically when an PA/PB is hooked onto the charging stand.
- Power supply stops automatically when charging is complete.
- Space saving installation (200 mm×200 mm)
- It is possible to charge four pipettes at the same time.

4. How to Use


1. Securely mount the charging stand for four pipettes onto the stand base with the screws (2 pcs)

— Securing the post to the stand base —

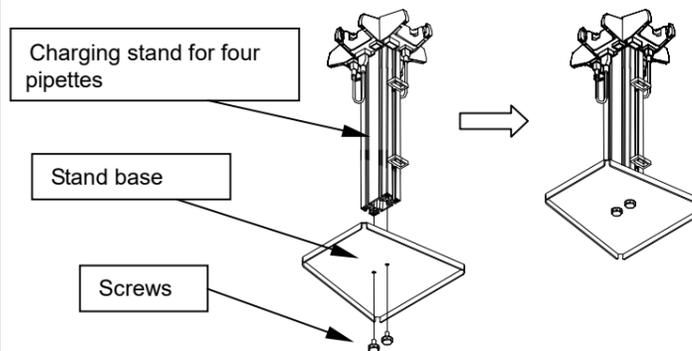


2. Prepare the provided AC adapter.

3. Connect the power cable (USB- Type A) connected to the charging stand to the AC adapter, and insert the AC adapter into an outlet. The four power indicator LEDs (Green) will light up.

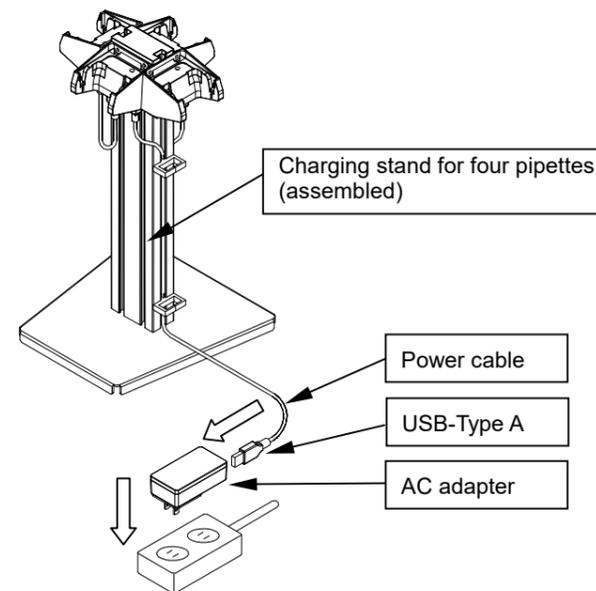

4. Hook the PA/PB onto the charging sections to start charging. Once charging starts, the battery indicator at the bottom left of the PA/PB display will blink as shown in the figure on the right.

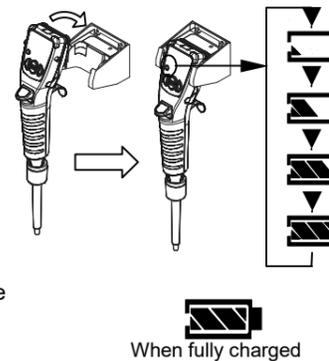

5. Charging is complete when the PA/PB battery indicator is fully lit.

6. The PA/PB can continue to be hooked to the charging stand after they are fully charged. (They will not be overcharged.)

5. Specifications

Input (Specified adapter)	100 VAC/0.3 A (50/60 Hz)
Input section / output section	DC 5V
Connectable devices	Electronic pipette PA/PB series
Dimensions	195(W)×350(H)×195(D) mm
Net weight	Approx. 1430 g (Excluding the AC adapter)

6. Accessories

- Linking cable AX-KO4730-10
- AC adapter AX-TB283