
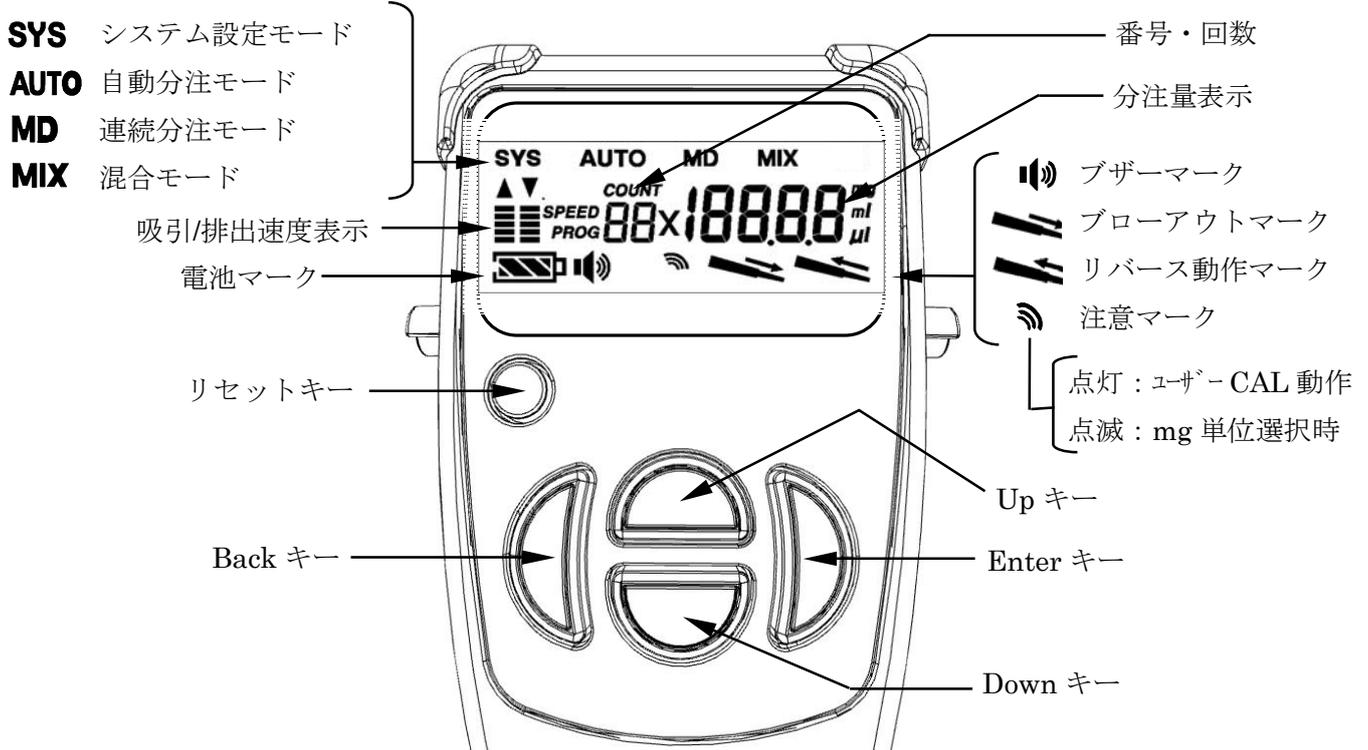


# 簡易操作ガイド

シングルチャンネル電動ピペット  
MPA-10 / 20 / 200 / 1200 / 10000

マルチチャンネル電動ピペット  
MPB-200-8 / 1200-8

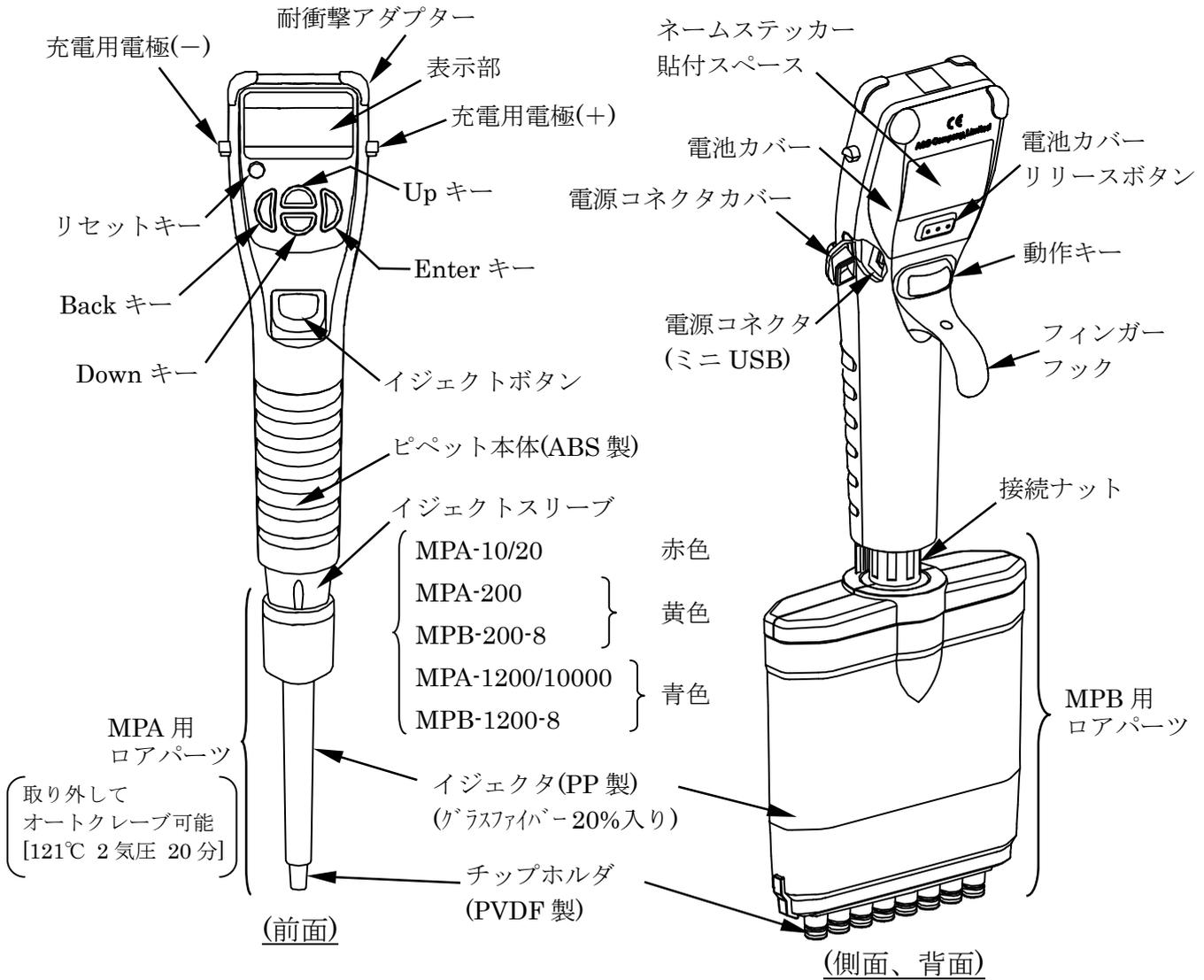


## 機能と操作例

(MPA-200 を例としています)


### 標準モード (AUTO)

例：分注容量 100  $\mu$ L

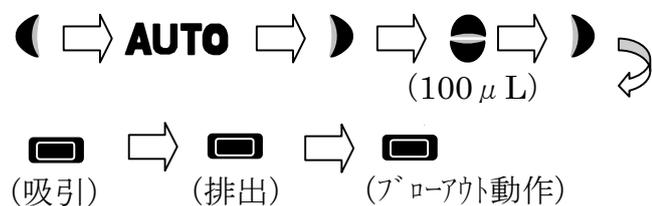


### 連続モード (連続分注モード) (MD)

例：連続分注 40  $\mu$ L  $\times$  3回 = 120  $\mu$ L

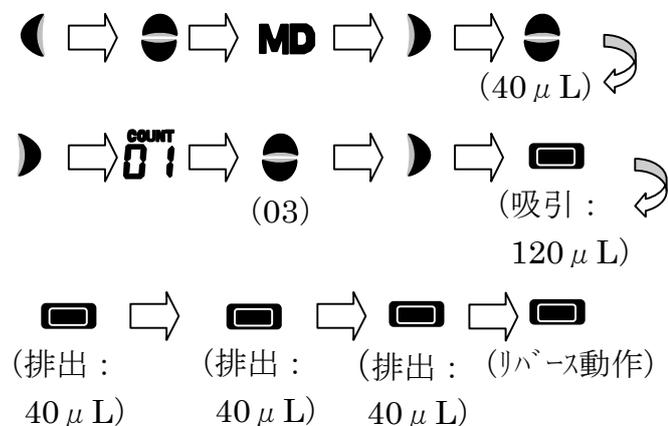


### 混合モード (MIX)

例：100  $\mu$ L を 5 回混合

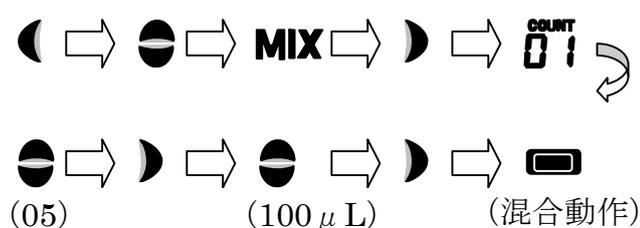


### システム設定モード (SYS)

例：ブザーを OFF にする

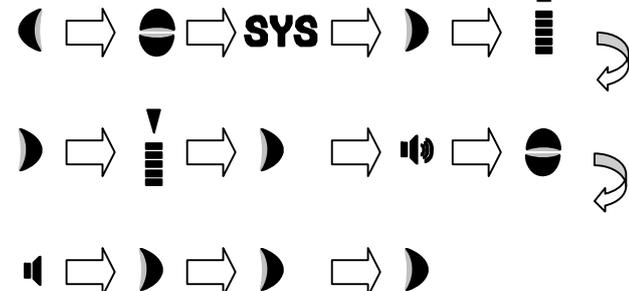

### 容量校正機能 ( $\mu$ L 校正機能)

例：分注量を 190  $\mu$ L に校正

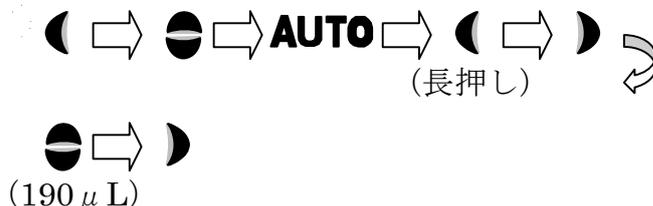

### 容量校正の初期化

例：校正した分注量を初期化




### 質量単位による分注 (mg 単位)

例：分注量の単位を質量単位に変更



### 質量校正機能 (mg 校正機能)

例：分注量を 190mg に校正

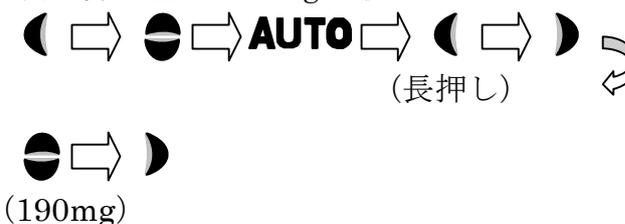

補足：

