



# 簡易操作ガイド

シングルチャンネル電動ピペット

PA-10 / 20 / 200 / 1200 / 10000

マルチチャンネル電動ピペット

PB-200-8 / 1200-8

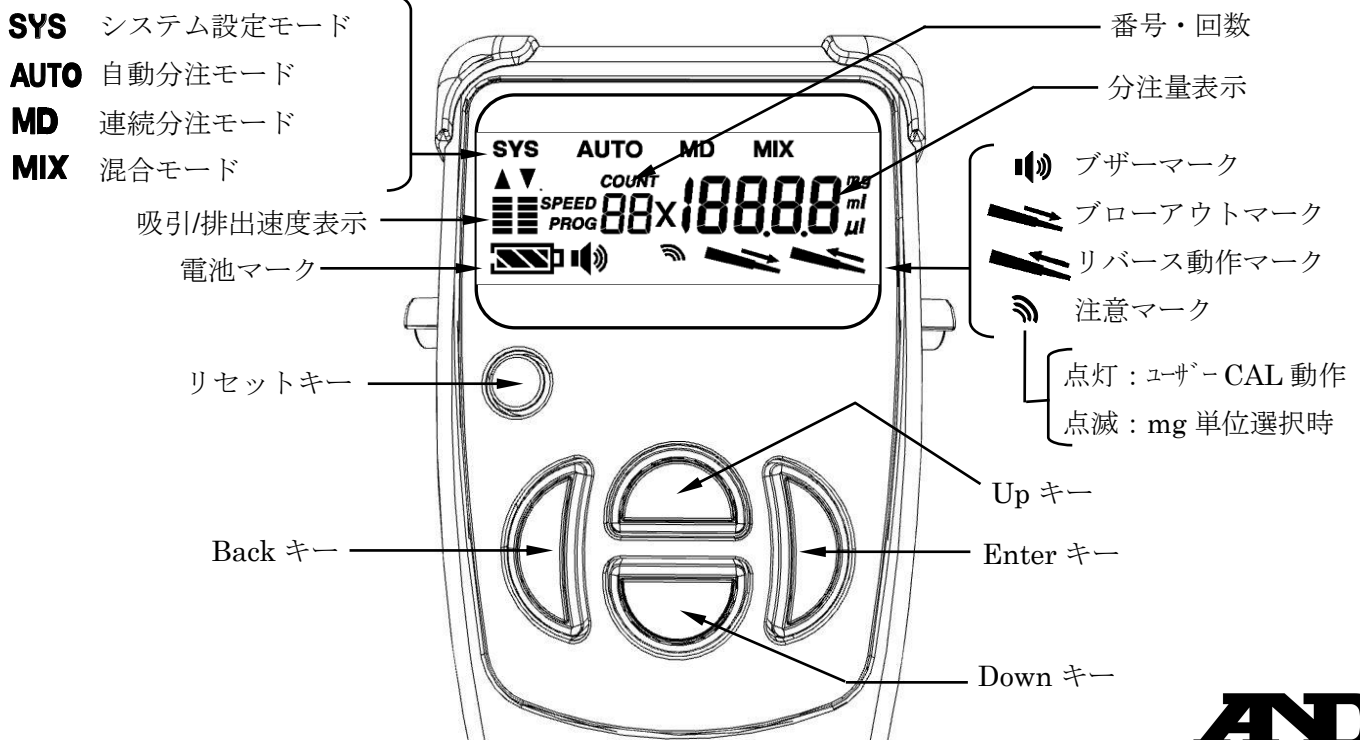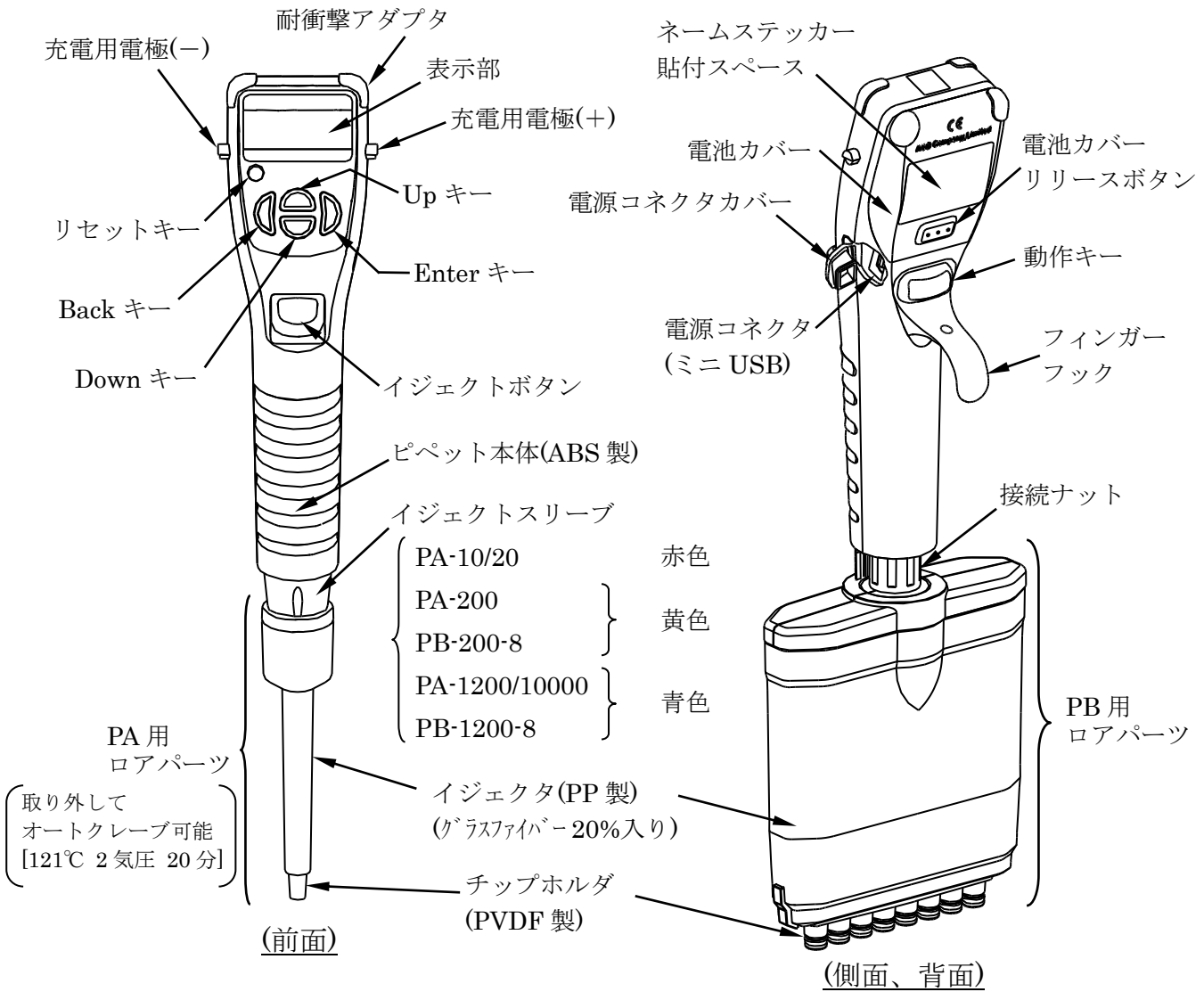


# 機能と操作例

(PA-200 を例としています)


## 標準モード (AUTO)

例：分注容量 100  $\mu$ L

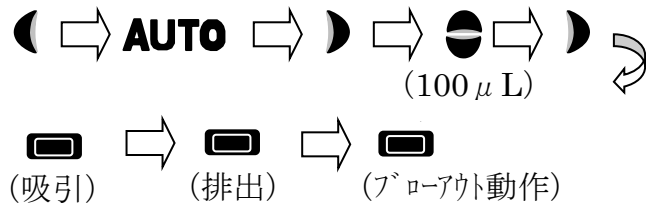


## 連続モード (連続分注モード) (MD)

例：連続分注 40  $\mu$ L  $\times$  3 回 = 120  $\mu$ L

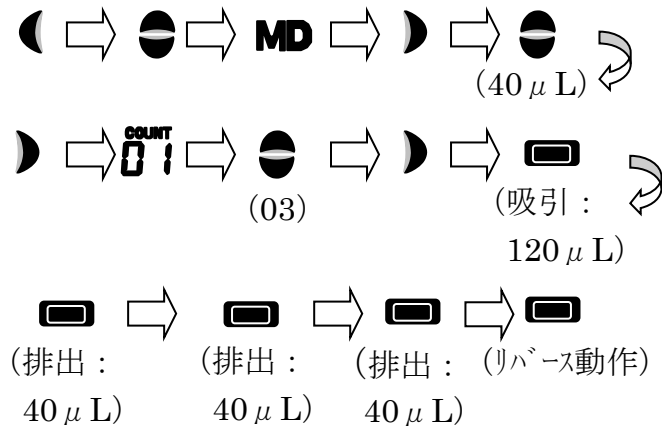


## 混合モード (MIX)

例：100  $\mu$ L を 5 回混合

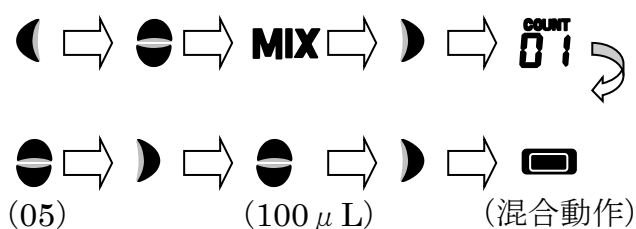


## システム設定モード (SYS)

例：ブザーを OFF にする

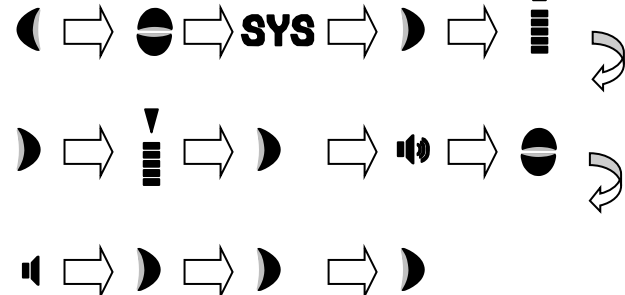


## 容量調整機能 ( $\mu$ L 調整機能)

例：分注量を 190  $\mu$ L に調整

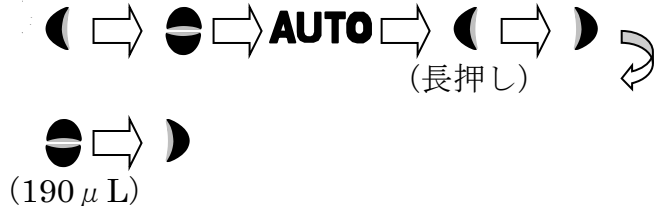

## 容量調整の初期化

例：調整した分注量を初期化

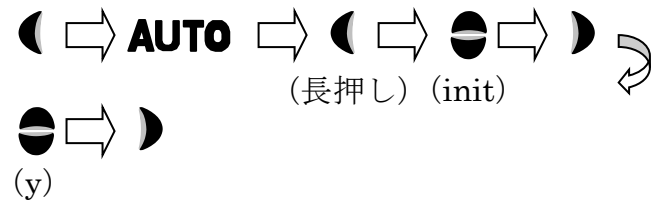


## 質量単位による分注 (mg 単位)

例：分注量の単位を質量単位に変更



## 質量調整機能 (mg 調整機能)

例：分注量を 190mg に調整

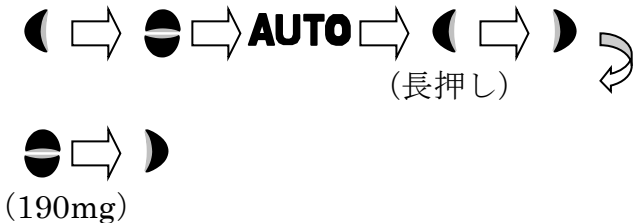

補足：

