

# EJ-B シリーズ

パーソナル電子天びん

EJ-120B/EJ-200B/EJ-300B

EJ-410B/EJ-610B

EJ-1500B/EJ-2000B/EJ-3000B

EJ-4100B/EJ-6100B

## 取扱説明書

**AND** 株式会社 **エー・アンド・デイ**

### ご注意

- (1) 本書の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- (2) 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容は万全を期して作成しておりますが、ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたら、お買い求めの販売店または最寄りのエー・アンド・デイへご連絡ください。
- (4) 当社では、本機の運用を理由とする損失、損失利益等の請求については、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

© 2015 株式会社 エー・アンド・デイ

株式会社エー・アンド・デイの許可なく複製・改変などを行なうことはできません。

---

# 目次

---

1. はじめに .....	5
2. 開梱 .....	5
3. 各部の名称と機能 .....	6
4. 設置 .....	7
4-1. 天びんの設置 .....	7
4-2. 電源 .....	7
4-3. 風防 .....	9
4-4. 保管 .....	9
5. 使用方法 .....	10
5-1. 電源オン／オフ .....	10
5-2. LCD バックライト .....	10
5-3. 単位切替 .....	11
5-4. 基本的な計量（計量モード） .....	11
5-5. 個数モード（pcs） .....	12
5-6. パーセントモード（%） .....	13
6. コンパレータ .....	14
6-1. 設定例 .....	14
7. キャリブレーション .....	16
7-1. 校正分銅によるキャリブレーション .....	16
7-2. 重力加速度の補正 .....	18
8. 内部設定 .....	19
8-1. キー操作 .....	19
8-2. 内部設定モードの選択 .....	19
8-3. 設定例 .....	20
8-4. 単位登録 .....	21
8-5. 内部設定項目一覧 .....	22

9. オプション.....	24
9-1. EJ-02 USB インタフェース.....	24
9-2. EJ-03 RS-232C シリアルインタフェース.....	26
9-3. EJ-07 / EJ-08 床下計量金具.....	30
9-4. EJ-11 風防.....	30
9-5. EJ-12 キャリングケース.....	30
10. ID ナンバと GLP .....	31
10-1. ID ナンバの設定.....	31
10-2. GLP 出力例.....	32
10-3. “キャリブレーションテストレポート” 出力方法.....	34
11. 保守.....	36
11-1. 保守上の注意.....	36
11-2. エラーコード.....	36
12. 仕様.....	39
12-1. EJ-B シリーズ.....	39
12-2. オプション.....	40
12-3. 外形寸法図.....	40
重力加速度マップ.....	41

# 1. はじめに

このたびは、エー・アンド・デイの電子天びんをお買い求めいただきありがとうございます。本書は、EJ-B シリーズ用に作成された取扱説明書です。十分に活用していただくため使用前に本書をよくお読みください。


EJ-B シリーズの天びんには以下のような特長があります。

- 分解能 1/12,000～1/60,000 の高分解能型の電子天びんです。
- 個数モード、パーセントモード、コンパレータの機能をもっています。
- バックライト付き液晶表示画面のため、暗所でも使用可能です。
- 天びんの電源には、AC アダプタまたは、乾電池を使用できます。電源に乾電池を使用すると、コードレスで天びんを使用できます。
- オプションの USB インタフェースを装着することで、簡単にパーソナルコンピュータと接続することができます。
- オプションの RS-232C シリアルインタフェースを装着することで、プリンタやパーソナルコンピュータに接続できます。
- シリアルインタフェースを使用することにより、GLP に対応したデータを出力できます。

# 2. 開梱

梱包箱を開けたさいに、以下のものがそろっているか確認してください。


計量皿

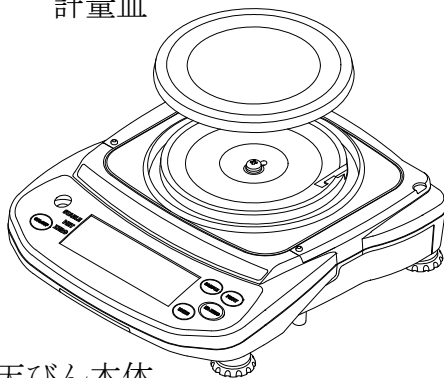

天びん本体


EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B  
EJ-410B / EJ-610B

計量皿

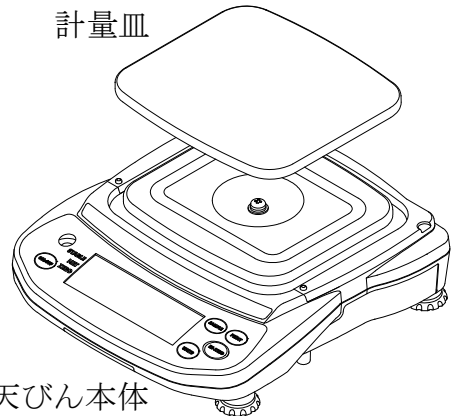

天びん本体


EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B  
EJ-4100B / EJ-6100B

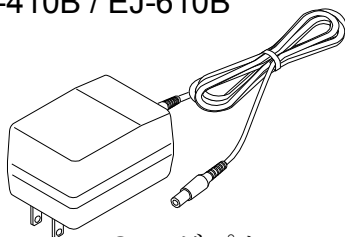


AC アダプタ

TB-266、TB-294 または TB-162A  
(いずれか一つ)


取扱説明書

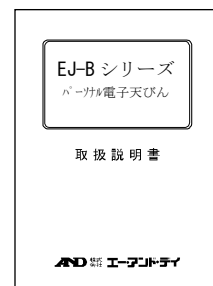

### 3. 各部の名称と機能

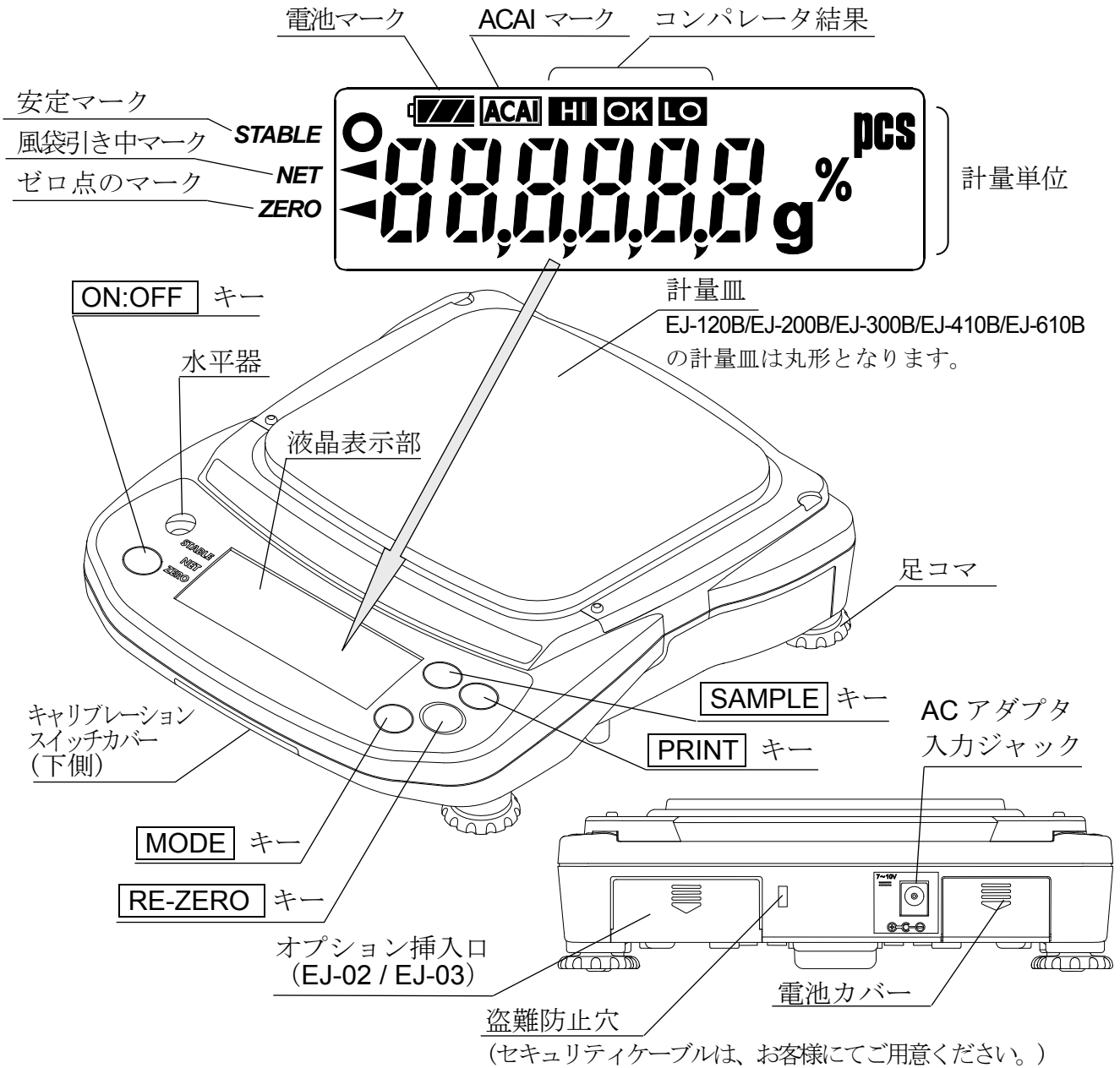

電源をオン、オフします。

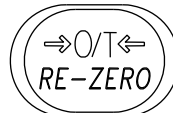


表示をゼロにします。  
(リゼロと風袋引き)



押し続けると、内部設定モード  
になります。  
個数モード：  
サンプルの単位質量を登録する  
ときに使います。  
パーセントモード：  
100%質量を登録するときに使  
います。



計量値をプリンタに出力します。  
単位質量、100%質量、また  
は他の設定値を天びんに登録  
します。

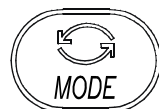

表示単位を切り替えます。

## 4. 設置

### 4-1. 天びんの設置

1. 前ページの図のように、計量皿を天びん本体に載せてください。
2. 水平器の赤い円の中に気泡が入るように、足コマを回して天びんの水平を合わせてください。
3. キャリブレーションをおこなってから使用してください。（“7.キャリブレーション”参照）

### 設置場所

天びんの性能を十分に引き出し正確な計量をするために、下記の設置条件を整えてください。

- ほこり、風、振動、激しい温度差、結露、磁気にさらされる場所には、天びんを設置しないでください。
- 天びん台は堅固なものを使用して、天びんの水平が保たれるようにしてください。
- 直射日光のあたらない場所に設置してください。
- エアコンやヒータの近くに天びんを設置しないでください。
- 安定した AC 電源を使用してください。
- 腐食性ガス、引火性ガスのある場所に設置しないでください。
- 天びんが設置場所の気温になじんでからお使いください。
- 使用開始の 30 分前には電源オンにしてください。
- はじめて設置した場合や、使用場所を変えたときは、“7.キャリブレーション”に従ってキャリブレーションをおこなってください。


### 4-2. 電源

電源として AC アダプタか乾電池（単 3 形×4 個）を使用することができます。

#### AC アダプタを使用する場合


ご使用前に、付属の AC アダプタ識別シールを台紙より剥がして、AC アダプタ本体およびコード部分に貼りつけてください（識別シールには、EJ の記載がされています。）

AC アダプタ識別シール  
貼り付け位置

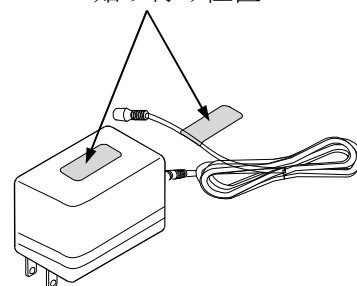

電源は安定したものを使用してください。AC アダプタのプラグを、本体背面の AC アダプタ入力ジャックに差し込み、使用してください。

AC アダプタ入力ジャック

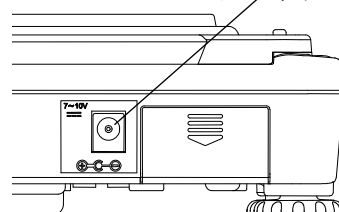

## 乾電池を使用する場合



単3形乾電池4個を用意してください。(乾電池は天びんに付属しません。)

### 注意

- 乾電池装着時、極性に注意してください。電池ボックスの極性マークの指示に従い、乾電池を装着してください。
- 乾電池使用中に液晶表示部に“Lb0”表示が出たら、ただちに使用を中止し、4個共に新しい乾電池と交換してください。
- 古い乾電池と新しい乾電池や違う種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。乾電池や天びん本体に負担がかかり故障の原因になります。
- 乾電池の寿命は、周囲温度や天びんの使い方により変化します。
- 長い間、天びんを使用しない場合は、乾電池を天びん本体から取り外してください。乾電池や天びんへの負担が軽減します。
- 乾電池の液漏れによる故障は保証の対象外となります。

### 乾電池の装着方法

1. 天びんの電源を切り、ACアダプタのプラグを天びん本体から抜き取ります。
2. 電池カバーを矢印の方向にスライドさせ、取り外します。
3. 電池ボックスの固定ツメを、ボックスを押しながら上方方向に外し、電池ボックスを引き出します。
4. 新しい乾電池4個を極性に注意して、電池ボックスに装着します。
5. 3項と逆の手順で、天びん本体に電池ボックスを押し込みます。
6. 電池カバーを元のようにはめ込みます。

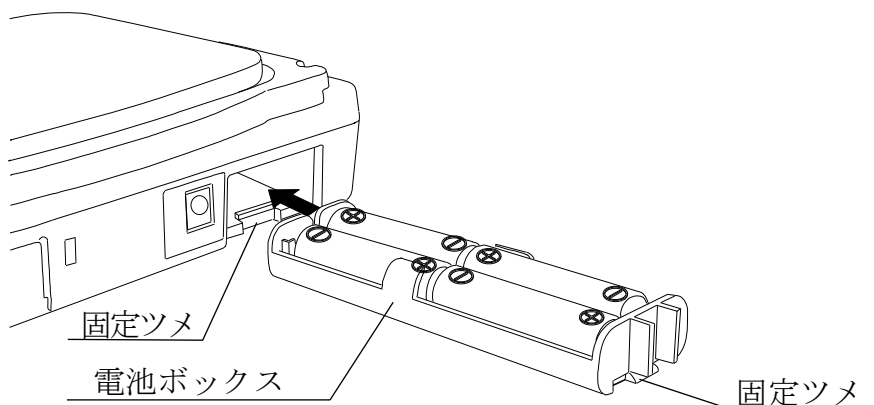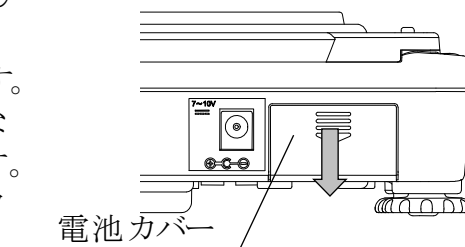

- 乾電池使用時は、天びんは電池マークを表示します。乾電池の電圧が低下するにしたがって、電池マークは以下のように変化します。

新しい  →  →  →  電池の交換 (Lb0)



### 4-3. 風防


天びん本体には、オプションの風防が装着可能です。  
詳細は、“9-4. EJ-11 風防” 参照。

### 4-4. 保管

天びんは、上に重ねて保管することができます。

#### 注意

- 天びんを5体以上、重ねないでください。

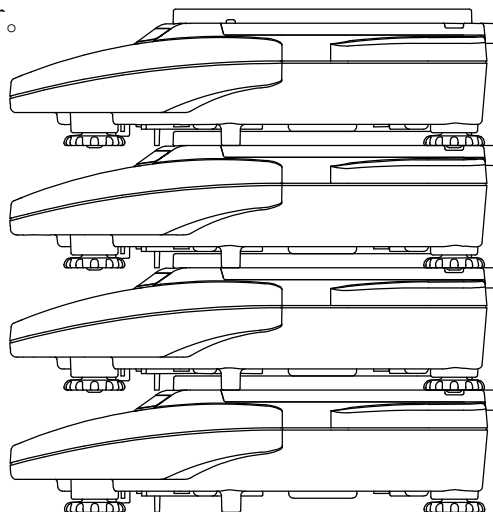

## 5. 使用方法

### 5-1. 電源オン／オフ

1. **ON/OFF** キーを押すと、電源オン状態になります。



上図のように全表示が点灯します。

“g”、“pcs”、“%”は登録されている単位を表示しています。

単位と小数点以外の表示が消灯します。

計量値が安定すると、ゼロ点のマークとともにゼロを表示します。(パワーオンゼロ)

パワーオンゼロの範囲は、キャリブレーション時のゼロに対し、ひょう量の±10%以内です。ものを載せたりして、これを超えたまま電源を入れると、天びんは風袋引きをおこない、風袋引き中マークとゼロ点のマークが点灯します。

2. 電源オン状態で **ON/OFF** キーを押すと、電源は切れます。

- オートパワーオフ機能


電源オン後、約5分間ゼロ表示が続くと、自動的に電源を切ることができます。“8-5. 内部設定項目一覧”を参照し、項目“PoFF”を設定してください。

### 5-2. LCD バックライト


計量値が4デジット以上変化したり、何らかのキー操作がおこなわれると、LCDバックライトが点灯します。計量値がある時間安定すると、バックライトは自動的に消灯します。また、バックライトは常に点灯または消灯と設定することもできます。バックライト動作設定についての詳細は、“8-5. 内部設定項目一覧”の“LEUP”を参照してください。


### 5-3. 単位切替

本器の表示単位は、g（計量モード） pcs（個数モード）、%（パーセントモード）の3種類です。電源オンの状態で **MODE** キーを押すと単位を切り替えることができます。

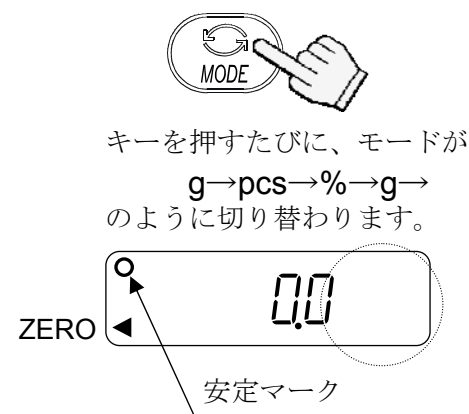

### 5-4. 基本的な計量（計量モード）

1. **MODE** キーを押して単位を **g** にします。
2. 表示がゼロでない場合は、**RE-ZERO** キーを押して表示をゼロにします。
3. 容器を使う場合は、容器を計量皿の上に載せ、**RE-ZERO** キーを押して表示をゼロにします。
4. 計量物を載せ、安定マーク  表示後、計量値を読み取ります。
5. 計量物を取り除きます。

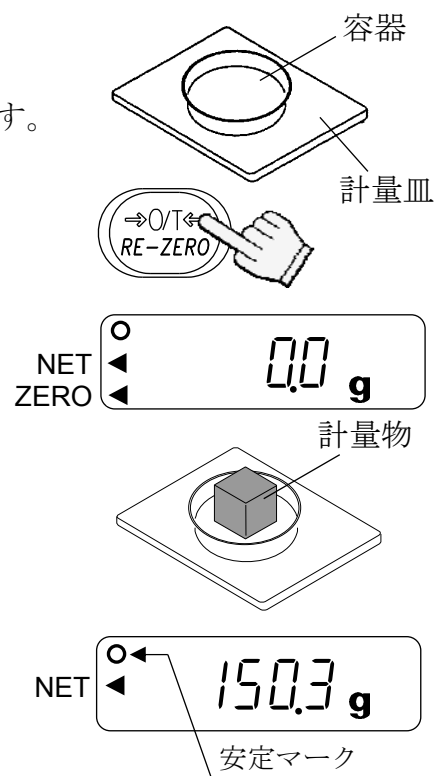

- **RE-ZERO** キーを押すと、計量値がパワーオン時のゼロに対して、ひょう量の±2%以内のときは、天びんのゼロ点を設定します。そのさい、ゼロ点のマーク ◀ が点灯します。計量値がひょう量の+2%を超えている場合は、風袋引きをおこない、ゼロ点のマーク、風袋引き中マークが点灯します。

### 操作上の注意

- 計量値を読み取ったり登録するときは、安定マークが点灯していること確認してください。
- 鉛筆のような先のとがったものでキーを押さないでください。
- 衝撃的な荷重やひょう量を超えた荷重を加えないでください。
- 天びん内に異物が入らないようにしてください。
- 正確な計量のため、定期的にキャリブレーションをおこなってください。  
（“7.キャリブレーション” 参照）



## 5-5. 個数モード (pcs)

品物の個数を調べる計量方法です。基準となるサンプルの単位質量（1個の重さ）に対し、計量したものが何個に相当するかを計算し表示します。

- 受付可能単位質量については、“8-5. 内部設定項目一覧”の“ $\bar{U}n\ in$ ”参照。



### 個数モードへの切替

1. **MODE** キーを押して単位を **pcs** にします。  
(**pcs** :個)

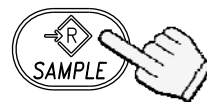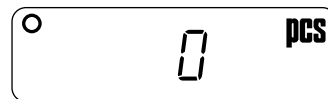


### 単位質量の登録

2. **SAMPLE** キーを押し、単位質量登録モードに入ります。

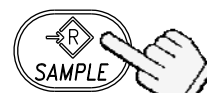
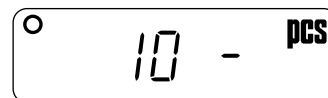


キーを押すたびに、サンプル数が切り替わります。

3. さらに **SAMPLE** キーを押し、登録時のサンプル数を選択します。(5、10、25、50、100個)


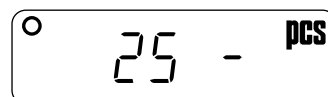


4. 風袋（容器）がある場合には、風袋を計量皿に載せ、**RE-ZERO** キーを押し、サンプル数の右側の表示がゼロであることを確認します。

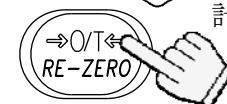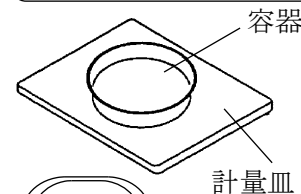

ゼロ表示を確認する

5. 指定した数のサンプルを載せます。(この例では、25個)

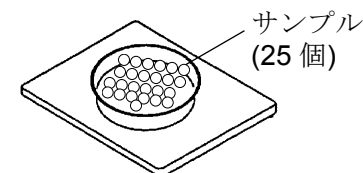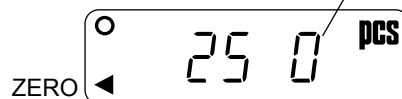


6. **PRINT** キーを押すと、単位質量を登録し、計数表示となります。  
サンプルを取り除きます。




### 個数モード (計数)

7. 計数するサンプルを計量皿に載せます。

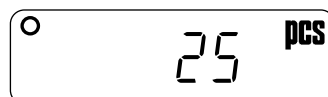

### ACAI (自動計数精度向上機能)

ACAI はサンプル数を増すごとに計数精度を自動で向上させる（サンプル 1 個 1 個のバラツキが平均化され誤差を少なくする）機能です。

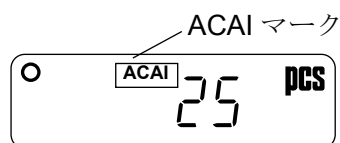



8. サンプルを少し追加すると **ACAI** マークが点灯します。(誤動作を防ぐために 3 個以上追加してください。また、載せすぎでは点灯しません。)
9. **ACAI** マークが点滅している間は、天びんに触れたり、サンプルを動かさないでください。(精度を更新中です。)
10. **ACAI** マーク消灯後、精度は更新されます。この作業を繰り返すごとに、計数精度はさらに向上します。また、100 個を超えてからの **ACAI** の範囲は特に定めてありません。表示個数と同程度の個数を目安として追加してください。

## 5-6. パーセントモード (%)

基準となるサンプル質量を 100%とした場合、これに対し計量したものが何%に相当するかを表示します。


### パーセントモードへの切替

1. **MODE** キーを押して単位を  % にします。  
(%:パーセント)

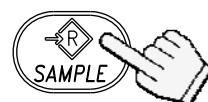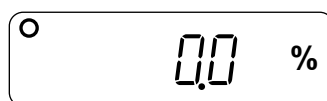

### 100%質量の登録


2. **SAMPLE** キーを押して、100%質量登録モードに入ります。

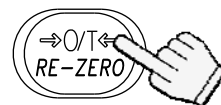

3. **RE-ZERO** キーを押して  の表示にします。




4. 100%に相当するサンプルを載せます。

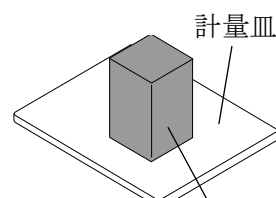

100%に相当するサンプル

5. **PRINT** キーを押すと、100%質量を登録してパーセントの値を表示します。  
サンプルを取り除きます。

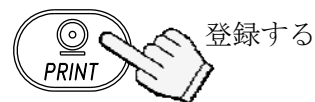


登録する




### パーセント計量

6. 計量物を計量皿に載せます。100%質量をもとに、計量物のパーセント値が表示されます。

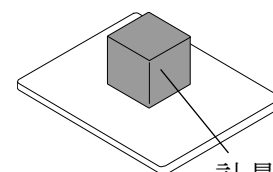

計量物

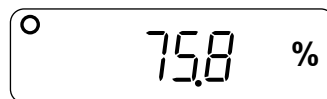

## 6. コンパレータ

コンパレータの結果は HI、OK、LO で表示します。

HI、OK、LO の関係は以下のようになります。

LO < 下限値 ≤ OK ≤ 上限値 < HI

比較条件（内部設定“CP”参照）：

- 比較しない（コンパレータ機能オフ）
  - すべてのデータを比較する
  - すべての安定データを比較する
  - 表示ゼロ付近以外（+5d 以上）のプラスのデータを比較する
  - 表示ゼロ付近以外（+5d 以上）のプラスの安定データを比較する
  - 表示ゼロ付近以外（+5d 以上、-5d 以下）のすべてのデータを比較する
  - 表示ゼロ付近以外（+5d 以上、-5d 以下）の安定データを比較する
- d は、表示しているレンジの最小表示の単位。

（例） 「5d」は、「最小表示の 5 倍」または「最小表示で 5 目分の値」です。

上限値、下限値の数値は、計量モード、個数モード、パーセントモード共通です。  
EJ-120/200/300/410/6100 を例にとると、各モードでの表示は以下のようになります。

上限値 “001010” : “101.0g” “1010pcs” “101.0%”









下限値 “000990” : “99.0g” “990pcs” “99.0%”

### 6-1. 設定例

ここでは、“表示ゼロ付近以外（+5d 以上）のプラスのデータを比較する”を例にとって設定方法を記述します。

#### 比較方法の選択

1. **SAMPLE** キーを押し続けて内部設定モードの **Func** の表示にします。  
（比較方法がすでに設定されている場合は、**SAMPLE** キーを押し、“上下限値の入力”に進みます。）
2. **PRINT** キーを押し **PoFF X** の表示にします。
3. **SAMPLE** キーを数回押して、**[P X]** の表示にします。
4. **RE-ZERO** キーを数回押して、**[P 3]** の表示にします。
5. **PRINT** キーを押して選択した方法を登録します。  
**End** 表示後、**[P Hi]** を表示します。

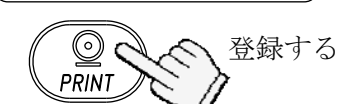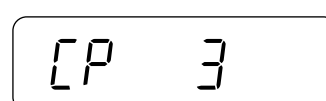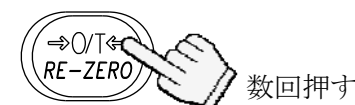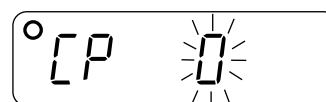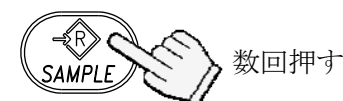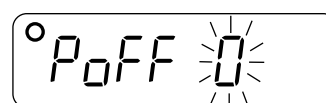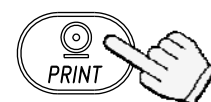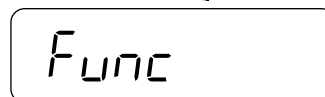

## 上下限値の入力



6. **[P H]** を表示しているときに、**[PRINT]** キーを押します。以下のキーで上限値を入力します。

**[SAMPLE]** キー 点滅する桁を移動します。


**[RE-ZERO]** キー 点滅する桁の値を変更します。  
このキーを押し続けるとプラス、マイナスを切り替えます。  
（“N” はマイナスを示します。）

**[PRINT]** キー 設定値を登録し、次項に進みます。

**[MODE]** キー 操作を中止し、次項に進みます。

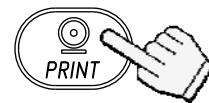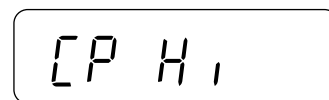

それぞれのキーを使って設定する

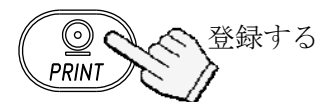



7. **[P Lo]** を表示しているときに、**[PRINT]** キーを押します。以下のキーで下限値を入力します。

**[SAMPLE]** キー 点滅する桁を移動します。



**[RE-ZERO]** キー 点滅する桁の値を変更します。  
このキーを押し続けるとプラス、マイナスを切り替えます。  
（“N” はマイナスを示します。）

**[PRINT]** キー 設定値を登録し、次項に進みます。



**[MODE]** キー 操作を中止し、次項に進みます。

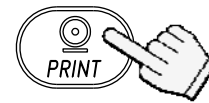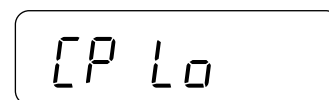


それぞれのキーを使って設定する

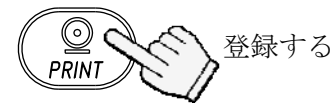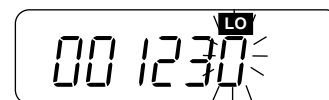

8. **[PRINT]** キーを押します。  
**[End]** 表示後、**[Unit]** を表示します。

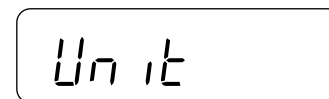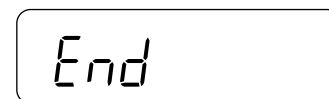

9. **[MODE]** を押し、計量モードに戻ります。

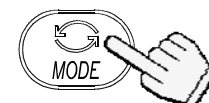


計量モードに戻る

## 7. キャリブレーション

正しく計量できるように天びんを校正します。

以下のような場合にキャリブレーションをおこなってください。

- ❑ はじめて天びんを使うとき
- ❑ 天びんを移動したとき
- ❑ 周囲環境が変化したとき
- ❑ 定期的なキャリブレーション

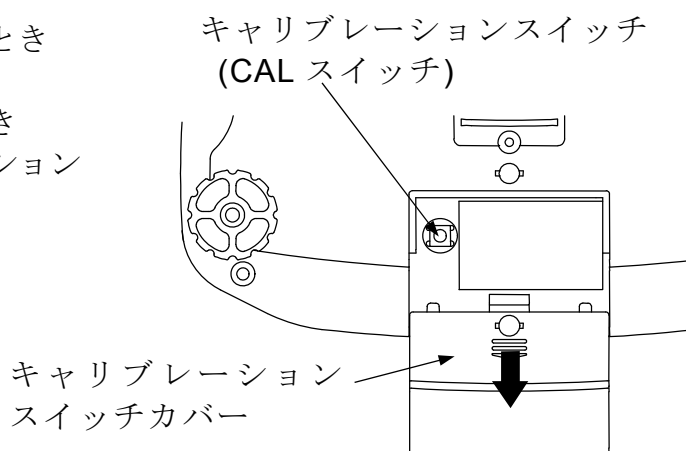

### 7-1. 校正分銅によるキャリブレーション

- ❑ あらかじめ、校正分銅（別売）を用意してください。

1. 計量皿に何も載せずに30分以上通電してください。

2. CAL スイッチを **[CAL]** が出るまで押し続け、表示後スイッチを離します。

3. **[CAL 0]** を表示します。

校正分銅値を変更する場合は、4項に進みます。

登録されている分銅値を使う場合は、5項に進みます。


4. **[SAMPLE]** キーを押します。天びんに登録されている校正分銅値 (g) を表示します。以下のキーを使って値を変更します。

**[SAMPLE]** キー 点減する桁を移動します。



**[RE-ZERO]** キー 点減する桁の値を変更します。

**[PRINT]** キー 設定値を登録し、3項に戻ります。



**[MODE]** キー 操作を中止し、3項に戻ります。

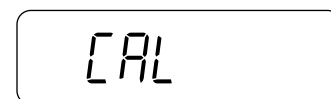

CAL スイッチを離す

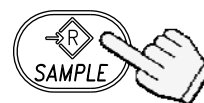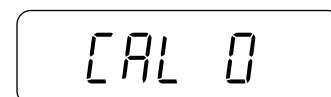


それぞれのキーを使って設定する

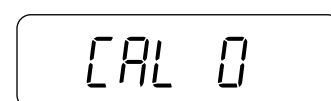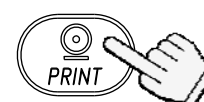



5. 3 項の状態では **PRINT** キーを押すと、ゼロ点を計量します。計量中は、計量皿に触れないでください。



- ゼロ点のみ校正を行い、スパンキャリブレーションが不要の場合、CAL スイッチまたは **MODE** キーを押して計量モードに戻ります。

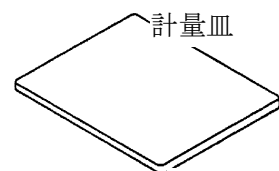

計量皿に何も載せないで



6. 表示と同じ値の校正分銅を計量皿に載せます。**PRINT** キーを押すと、分銅を計量します。計量中は、計量皿に触れないでください。


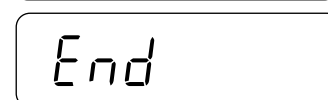
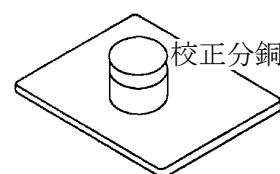


7. **End** を表示します。

分銅を計量皿から降ろします。

GLP 出力が選択されていると (内部設定 “inFo1” または “inFo2”)、**GLP** を表示します。校正結果が出力され、**End** 表示になります。

CAL スイッチまたは **MODE** キーを押して、計量モードに戻ります。

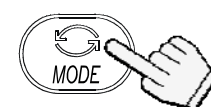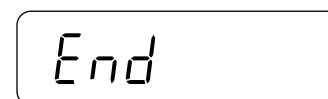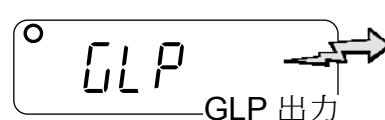

計量モードに戻ります。

- 4 項で設定した値は、パワーオフ後も天びんのメモリに登録されています。

キャリブレーション後、天びんを他の場所に移動するときは、重力加速度の値をキャリブレーションをおこなう地区に合わせてください。そのうえで、キャリブレーションをおこなってください。重力加速度の設定については、次章を参照してください。


- 計量値が不安定でキャリブレーションが中止された場合は、**Error 1** を、校正分銅値が軽すぎてキャリブレーションが中止された場合は **-CAL E** を、数秒間表示します。“11-2. エラーコード”を確認の上、再度キャリブレーションをやり直してください。

## 7-2. 重力加速度の補正


天びんをはじめて使用するときや、他の場所に移動したときは、校正分銅を使ってキャリブレーションをする必要があります。しかし、校正分銅がない場合など、重力加速度の補正をおこなうことにより、天びんを調整できます。天びんを設置場所の重力加速度に変更するさいには、巻末の重力加速度マップを参照してください。

- 天びんの使用場所で校正分銅を使ってキャリブレーションをおこなう場合は、重力加速度の補正の必要はありません。

1. CAL スイッチを **[CAL]** が出るまで押し続け、表示後スイッチを離します。

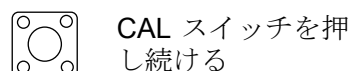



2. **[CAL 0]** を表示します。

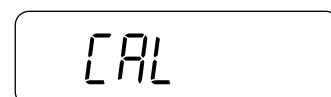

CAL スイッチを離す



3. **[RE-ZERO]** キーを押します。  
天びんに登録されている重力加速度値を表示します。  
以下のキーを使って値を変更します。

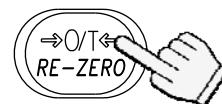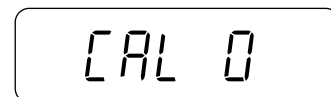

**[SAMPLE]** キー 点滅する桁を移動します。

**[RE-ZERO]** キー 点滅する桁の値を変更します。


**[PRINT]** キー 設定値を登録し、2 項に戻ります。

**[MODE]** キー 操作を中止し、2 項に戻ります。





それぞれのキーを使って設定する

4. 設定後、**[PRINT]** キーを押します。**[CAL 0]** を表示します。

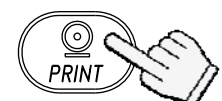

登録する

5. 校正分銅を使って天びんのキャリブレーションをする場合は、7-1 の 4 項に戻ります。  
設定を終える場合は、**[MODE]** キーを押します。

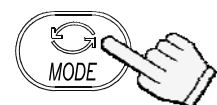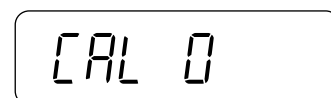


計量モードに戻る

6. **[End]** 表示後、計量モードに戻ります。

## 8. 内部設定

### 8-1. キー操作

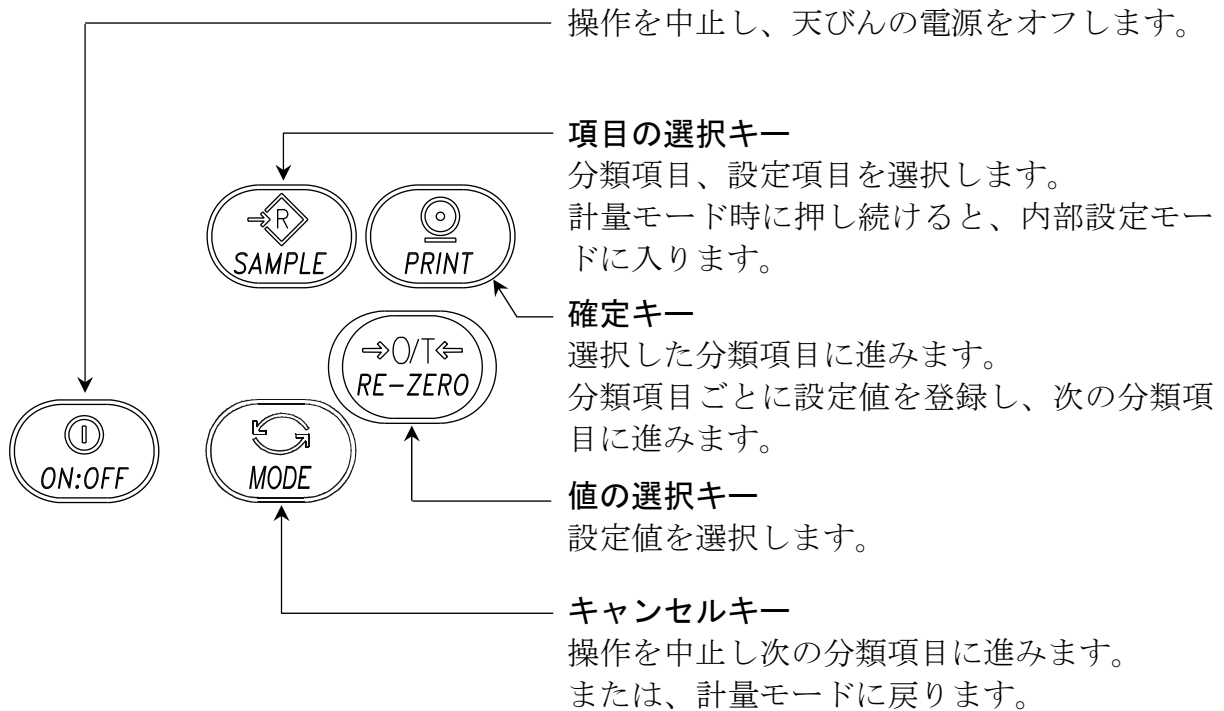



### 8-2. 内部設定モードの選択

計量モード時に **SAMPLE** キーを押し続けると、内部設定モードになり、**Func** を表示します。内部設定モードでは、**SAMPLE** キーを押すたびに分類項目を順次表示します。


(“8-5.内部設定項目一覧”を参照してください。)



押し続ける

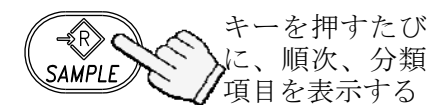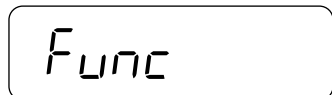

キーを押すたびに、順次、分類項目を表示する


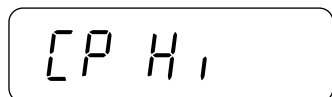


それぞれのキーを使って設定する


### 8-3. 設定例

オートパワーオフ機能を“オン”、ACAI機能を“オフ”にする。



1. **SAMPLE** キーを押し続け、**Func** の表示にします。

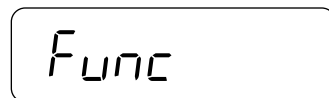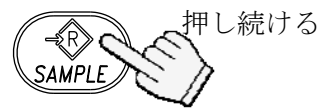



2. **PRINT** キーを押し、**PoFF 0** の表示にします。

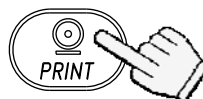



3. **RE-ZERO** キーを押し、**PoFF 1** の表示にします。

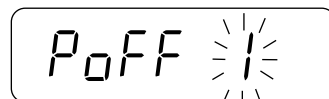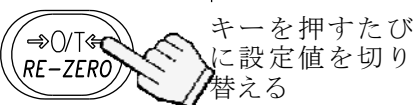




4. **SAMPLE** キーを数回押して、**ACR, 1** の表示にします。

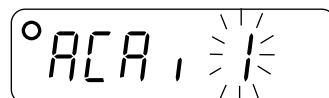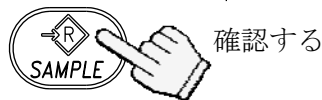


5. **RE-ZERO** キーを押し、**ACR, 0** を選択します。

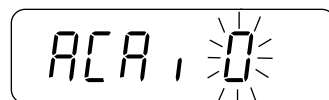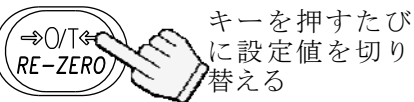

6. **PRINT** キーを押し設定値を登録します。  
**End** 表示後、**CPH, 1** を表示します。

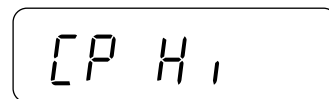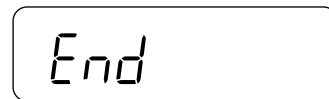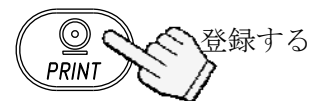

7. **MODE** キーを押し、計量モードに戻ります。

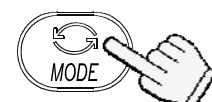


計量モードに戻る

## 8-4. 単位登録



g (計量モード)、pcs (個数モード)、% (パーセントモード) の 3 種類のうち、実際に使用する単位だけを登録したり、電源オン時に表示される最初の単位を指定することができます。単位については、“5-3. 単位切替”を参照してください。

単位登録の手順は以下のとおりです。



1. **SAMPLE** キーを押し続け、**Func** の表示にします。

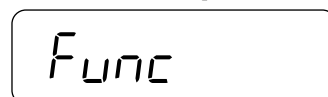


2. **SAMPLE** キーを数回押して、**Unit** の表示にします。

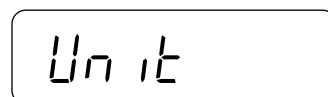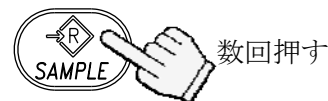

3. **PRINT** キーを押します。

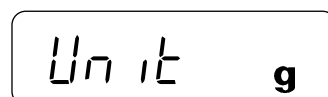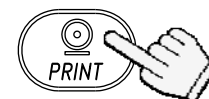


4. **SAMPLE** キーを押して、表示単位を選択します。

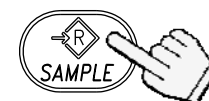

キーを押すたびに、単位を切り替える。

5. **RE-ZERO** キーを押して、選択した単位を登録します。単位が登録されると、安定マークが点灯します。

- この時点では、まだ選択した単位は記憶されません。

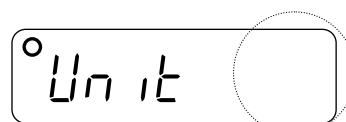


6. 4、5 項を繰り返して、使用する単位をすべて登録します。




7. **PRINT** キーを押して、登録した単位を確定 (記憶) します。

**End** 表示後、**id** を表示します。

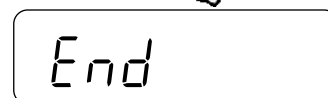

8. **MODE** キーを押して、計量モードに戻ります。

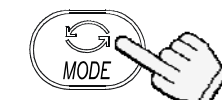

計量モードに戻る

- 次回、天びんの電源をオンすると、5 項で最初に登録した単位を表示します。

## 8-5. 内部設定項目一覧

分類項目	設定項目	設定値	内容・用途		
Func	PoFF オートパワーオフ	◆ 0	オフ	自動的にパワーを オフする	
		1	オン		
	Cond 応答特性	0		応答が速い / 振動に弱い	
		1			
		◆ 2			
		3			
		4		応答がおそい / 安定した表示	
	St-b 安定検出幅	0	± 0.5d/0.5s 内で安定とみなす	安定マーク点灯の 条件	
		◆ 1	± 1d/0.5s 内で安定とみなす		
		2	± 2d/0.5s 内で安定とみなす		
	Zrc ゼロトラック	0	オフ	ゼロ点の変化を 追尾する	
		◆ 1	オン		
	Pnt 小数点	◆ 0	ポイント (.)	小数点の形状	
		1	カンマ (,)		
	CP 比較方法	◆ 0	比較しない (コンパレータオフ)	比較条件 d = 最小表示	
		1	すべてのデータを比較する		
		2	すべての安定データを比較する		
		3	>+4 のプラスデータを比較する		
		4	>+4 のプラスの安定データを比較する		
		5	>+4d, <-4d のすべてのデータを比較する		
6		>+4d, <-4d の安定データを比較する			
Prt データ出力モード	0	コマンドモード/ストリームモード	オートプリント A: + データ オートプリント B: +/- データ		
	◆ 1	コマンドモード/プリントキー			
	2	コマンドモード/プリントキー/オートプリントA			
	3	コマンドモード/プリントキー/オートプリントB			
	4	コマンドモードのみ			
PUSE データ出力間隔	◆ 0	空けない (汎用機器)	連続データ間の 間隔		
	1	1.6 秒空ける (AD-8121 用)			
inFo GLP 出力	◆ 0	出力しない	GLP 出力フォーマット		
	1	AD-8121 フォーマット(*)			
	2	汎用フォーマット			
bPS ボーレート	◆ 0	2400 bps			
	1	4800 bps			
	2	9600 bps (***)			
	3	1200 bps			
btPr ビット長、パリティ	◆ 0	7 ビット、even			
	1	7 ビット、odd			
	2	8 ビット、パリティなし			

◆ 出荷時設定

(\*) GLP 出力 (inFo) で“AD-8121 フォーマット”が選択されている時は、データ間のインターバルは、データ出力間隔 (PUSE) の設定に関わらず、1.6 秒間です。

(\*\*\*) 9600 bps ではコマンドモードが使用できません。

分類項目	設定項目	設定値	内容・用途	
Func	ACAI機能	0	ACAI機能オフ	“0”設定で、サンプル追加なし
		◆ 1	ACAI機能オン	
	Unit 受付可能単位質量	◆ 0	単位質量≥1 d	d = 最小表示
		1	単位質量≥1/10 d	
		2	サンプルトータル質量≥5d (**)	
	Sample サンプル数	◆ 0	10 個	単位質量登録モードに入って最初に表示するサンプル数
		1	25 個	
		2	50 個	
		3	100 個	
		4	5 個	
	Ld in	この設定項目は使用しません。		
	LCD LCD バックライト制御	0	常時オフ	LCD バックライトのオンオフ制御  質量変化、キー操作でバックライトオン
1		安定マーク点灯 5 秒後にオフ		
2		安定マーク点灯 10 秒後にオフ		
◆ 3		安定マーク点灯 30 秒後にオフ		
4		安定マーク点灯 60 秒後にオフ		
5		常時オン		
CPH i	比較上限値	比較上限値の設定	“6.コンパレータ”参照	
CPL o	比較下限値	比較下限値の設定	参照	
Unit	表示単位	表示単位の設定	“8-4.単位登録”参照	
id	GLP 出力用の ID ナンバ	ID ナンバの設定	“10. ID ナンバと GLP” 参照	

◆ 出荷時設定

(\*\*) 重量表示が“5d”であっても受け付けられない範囲があります。これは、重量表示の小数点以下が四捨五入されているためです。

---

## 9. オプション

---

EJ-B シリーズには以下のオプションがあります。

- EJ-02 USB インタフェース
- EJ-03 RS-232C シリアルインタフェース
- EJ-07 床下計量金具 (EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B 用)
- EJ-08 床下計量金具 (EJ-1500B / EJ-2000B 用)
- EJ-11 風防
- EJ-12 収納ケース

### 9-1. EJ-02 USB インタフェース

- EJ-02 と EJ-03 の両オプションを、同時に天びんに取り付けることはできません。
- パーソナルコンピュータに天びんを USB 接続して、計量値をパーソナルコンピュータに送信することができます。対象 OS は、Windows 98 以降です。
- Windows 標準のドライバを使用するため、複雑な専用ドライバのインストールが不要で、接続するだけで計量値を送信できます。
- Windows の Excel や Word、メモ帳など、どのアプリケーションにもデータを送信できます。



#### 注意

- パーソナルコンピュータに送信できるデータは計量値のみとなります。ヘッダ、単位は送信されません。
- パーソナルコンピュータから天びんにコマンドを送ることはできません。コマンドにより天びんを制御したい場合は、RS-232C で接続するか、別売品の USB コンバータ (AX-USB-9P) をご使用ください。
- パーソナルコンピュータのスクリーンセーバー、サスペンドモードはオフにしてください。
- Windows、Excel、Word は米国およびその他の国における米国 Microsoft Corporation の登録商標または商標です。
- 市販の USB ケーブル AB タイプが別途必要です。



## EJ-02 の取り付け

1. 天びんの電源を切り、AC アダプタのプラグを抜き取ります。
2. 天びん背面のオプション挿入口のカバーを押し下げ、取り外します。
3. 内部にあるコネクタを EJ-02 に接続し、EJ-02 をオプション挿入口に差し込みます。
4. 付属のネジで EJ-02 を固定します。

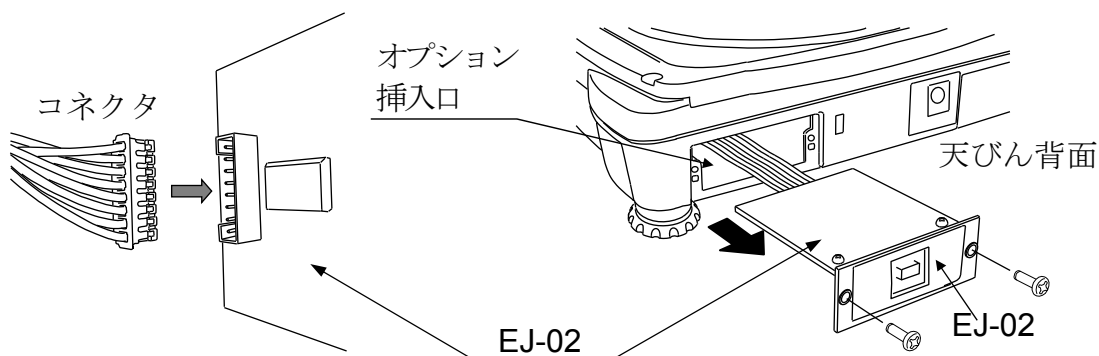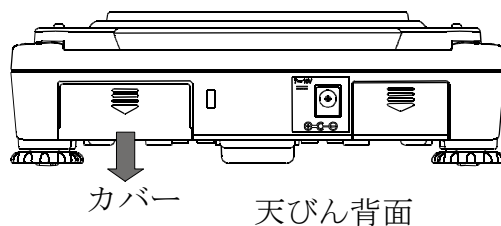

## 天びん (EJ-B シリーズ) の設定

“8. 内部設定”を参照して、天びんの内部設定を設定します。

- 内部設定 “bPS” を “0” に設定してください。(出荷時設定)
- 内部設定 “bPr” を “0” に設定してください。(出荷時設定)

## 使用方法

1. パーソナルコンピュータの電源を入れ、Windows を起動します。次に、乾電池を利用するか、または AC アダプタを天びんに接続し、天びん本体の電源を入れます。
2. USB ケーブルで天びんとパーソナルコンピュータを接続します。
  - USB ケーブルの接続は、天びんのデータ出力モードをストリームモード以外の設定で行ってください。
3. 始めて接続する場合、ドライバがインストールされます。詳細は、次頁の「Windows 標準ドライバのインストール」をご覧ください。2 回目以降はこの手順は必要ありません。
4. 計量データを送信するパーソナルコンピュータのアプリケーション (Excel など) を起動します。  
キーボードの入力モードを半角設定にします。  
計量データを送信したい位置にカーソルを合わせます。
5. 天びんの **PRINT** キーを押すと、現在カーソルがある位置に計量データが送信されます。
6. 終了する際は、そのまま USB ケーブルを抜きます。

## Windows 標準ドライバのインストール

○Windows 8 / 7 / XP / Me / 2000 の場合

接続するだけで自動でドライバがインストールされます。インストールが完了するまでお待ちください。



## 9-2. EJ-03 RS-232C シリアルインタフェース

EJ-B シリーズの天びんとプリンタやパーソナルコンピュータを接続するインタフェースです。

- EJ-02 と EJ-03 の両オプションを、同時に天びんに取り付けることはできません。
- RS-232C シリアルインタフェースには、以下のような 4 種類のモードがあります。
  - ストリームモード      データを常時出力する。
  - キーモード              **PRINT** キーを押すとデータを出力する。
  - オートプリントモード      オートプリントの条件を満たすとデータを出力する。
  - コマンドモード          コンピュータからのコマンドで天びんを制御する。
- 必要に応じて、データフォーマット設定値 (*bPr*、*bPr*) およびデータ出力モード (*Pr*) を設定します。
- コンピュータとの接続には D-sub 9 ピンケーブル (ストレート) を使用します。  
オプションケーブル : AX-KO2466-200      D-sub 9 -D-sub 9 ピンケーブル (2m)


### EJ-03 の取り付け

1. 天びんの電源を切り、AC アダプタのプラグを抜き取ります。
2. 天びん背面のオプション挿入口のカバーを押し下げ、取り外します。
3. 内部にあるコネクタを EJ-03 に接続し、EJ-03 をオプション挿入口に差し込みます。
4. 付属のネジで EJ-03 を固定します。

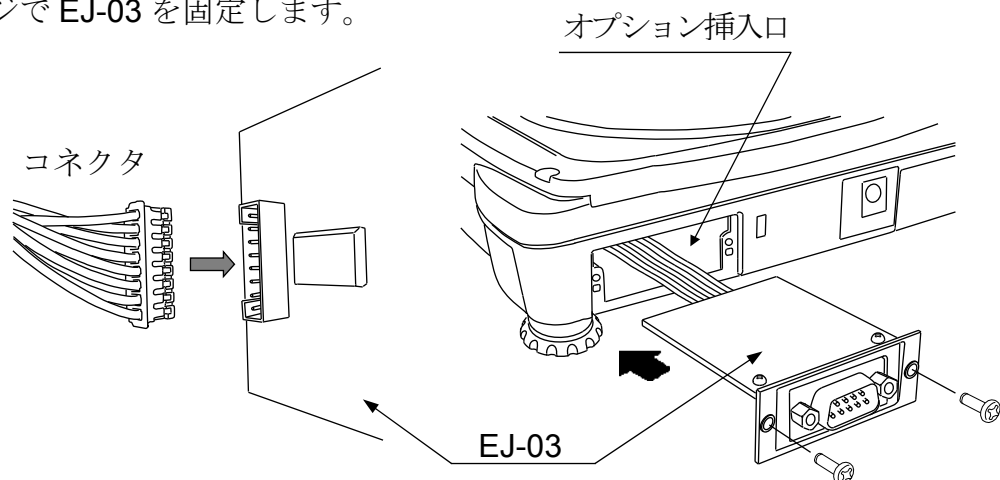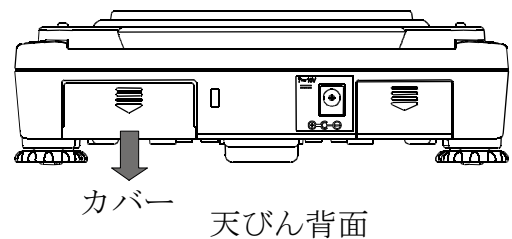


## インタフェース仕様

入出力規格	EIA RS-232C
伝送形式	調歩同期式（非同期）、双方向、半二重伝送
信号形式	ボーレート: 1200, 2400, 4800, 9600 bps
	データビット: 7ビット+パリティ 1ビット (even または odd) または 8ビット (パリティなし)
	スタートビット: 1ビット
	ストップビット: 1ビット
	使用コード: ASCII
	ターミネータ: CrLf (Cr: 0Dh, Lf: 0Ah)

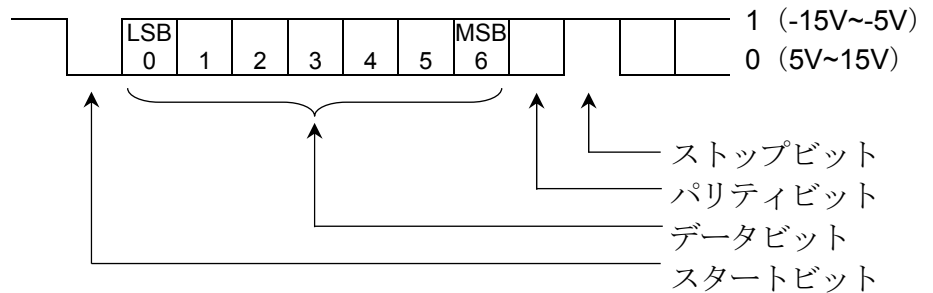


## ピン配置

### D-sub 9 ピンオスコネクタ

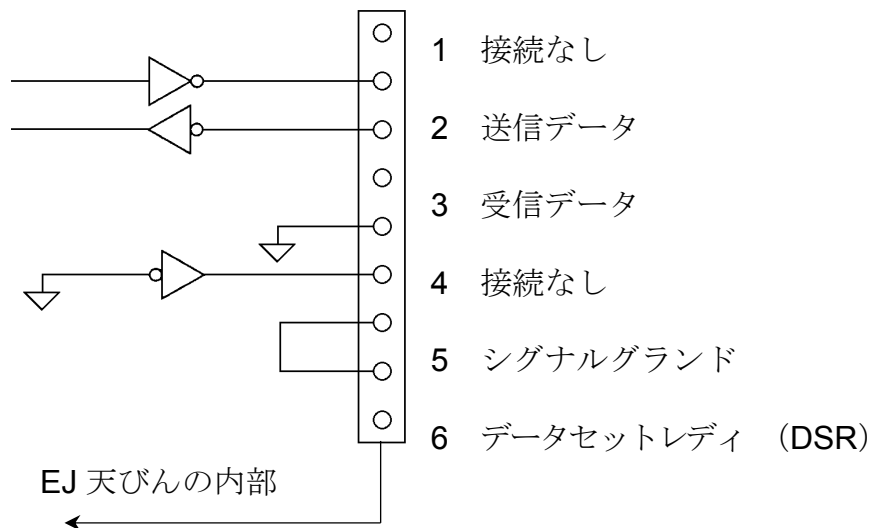

インタフェースは、DCE (Data Communication Equipment) として示されます。

## データフォーマット

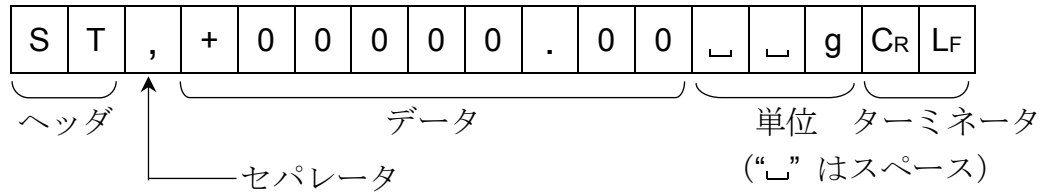

- ヘッダは、以下の 4 種類があります。
  - ST : 計量モード、パーセントモードでデータが安定している
  - QT : 個数モードでデータが安定している
  - US : データが安定していない (全モード)
  - OL : データがオーバしている (計量範囲を超えている)
- データは符号、小数点を含め常に 9 桁です。
- 単位は、以下の 3 種類があります。
  - \_ \_g : 計量モード “g”
  - \_ PC : 個数モード “pcs”
  - \_ \_% : パーセントモード “%”
- ターミネータは常時 C<sub>R</sub>L<sub>F</sub> が出力されます。
- 出力データフォーマットの例

計量データ “g”	S	T	,	+	0	0	1	2	3	4	.	5	_	_	g	C <sub>R</sub>	L <sub>F</sub>
個数データ	Q	T	,	+	0	0	0	1	2	3	4	5	_	P	C	C <sub>R</sub>	L <sub>F</sub>
パーセントデータ	S	T	,	+	0	0	0	1	2	3	.	4	_	_	%	C <sub>R</sub>	L <sub>F</sub>
質量オーバ時	O	L	,	+	9	9	9	9	9	9	.	9	_	_	g	C <sub>R</sub>	L <sub>F</sub>
マイナスで個数オーバ	O	L	,	-	9	9	9	9	9	9	9	9	_	P	C	C <sub>R</sub>	L <sub>F</sub>

## データ出力モード

### ストリームモード

内部設定を “Prt 0” にします。  
 天びんが表示している値を常時出力します。データ書換速度は、約 1 秒に 10 回です。  
 これは、表示の更新速度と同じです。  
 設定モード時は、出力はおこないません。

### キーモード

内部設定を “Prt 1, 2 または 3” にします。  
 計量値が安定しているときに (安定マーク点灯時) PRINT キーを押すと、データを出力します。このとき、表示を 1 回点滅させ出力したことを知らせます。

## オートプリント A モード

内部設定を“Prnt 2”にします。

計量値が安定し（安定マーク点灯時）、+4d を超えたときに、データを出力します。  
次の出力は、表示が+4d 以下に戻ってからになります。

## オートプリント B モード

内部設定を“Prnt 3”にします。

計量値が安定し（安定マーク点灯時）、+4d を超えるか、または、-4d より小さくなったときに、データを出力します。

次の出力は、表示が-4d 以上+4d 以下に戻ってからになります。

## コマンドモード

コマンドモードでは、天びんをパーソナルコンピュータからのコマンドで制御します。  
ボーレート 9600 bps では使用できません。4800 bps 以下の設定で使用してください。

### コマンド一覧

- 即時計量データを要求するコマンド

コマンド 

Q	CR	LF
---	----	----

応答 

S	T	,	+	0	0	1	2	3	4	.	5	┐	┐	g	CR	LF
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

- 天びんのゼロ、あるいは、風袋引きをするコマンド (

RE-ZERO
---------

 キーと同じ)

コマンド 

Z	CR	LF
---	----	----

応答 

Z	CR	LF
---	----	----

- 単位を変更するコマンド (

MODE
------

 キーと同じ)

コマンド 

U	CR	LF
---	----	----

応答 

U	CR	LF
---	----	----



### 9-3. EJ-07 / EJ-08 床下計量金具

天びんの底部に床下計量金具を取り付けることにより、計量皿に載せにくいような大きなものを吊り下げて計量したり、比重の測定などに利用できます。

- EJ-07 は、EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B 用のオプションです。
- EJ-08 は、EJ-1500B / EJ-2000B 用のオプションです。
- 正確な計量のために、金具に分銅を吊り下げた状態でキャリブレーションする必要があります。

#### EJ-07/ EJ-08 の取付

天びん底面の床下計量金具取付部のカバーを取り外し、床下計量金具をねじ回して入れます。

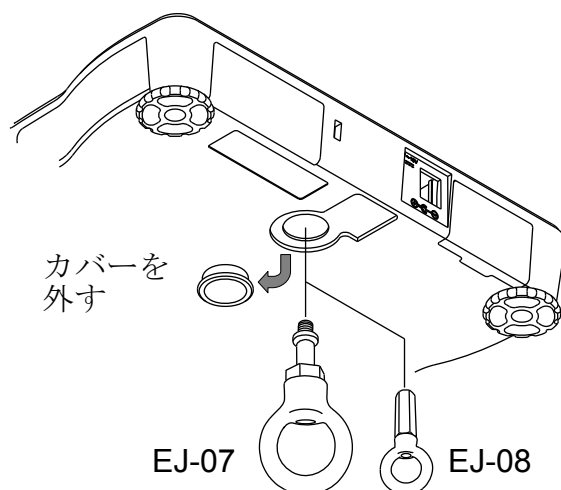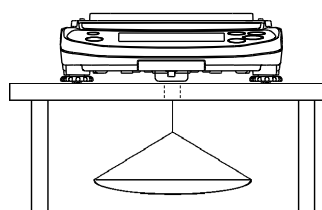

#### 注意



- 床下計量金具に過度な力が加わらないように注意してください。
- 床下計量金具は、使用しない時は天びんから取り外し、天びんにカバーを取り付けてほこりなどが内部に入るのを防止してください。

### 9-4. EJ-11 風防

EJ-11 (風防) は、主に最小表示分解能が 0.01g の機種で使用します。なお、EJ-11 (風防) は EJ-B シリーズ全機種に取り付け可能です。

1. 固定フレームを外します。
2. 固定フレームが固定されていた位置に風防フレームを取り付けます。
3. 天びんに風防を取り付けます。

固定フレーム

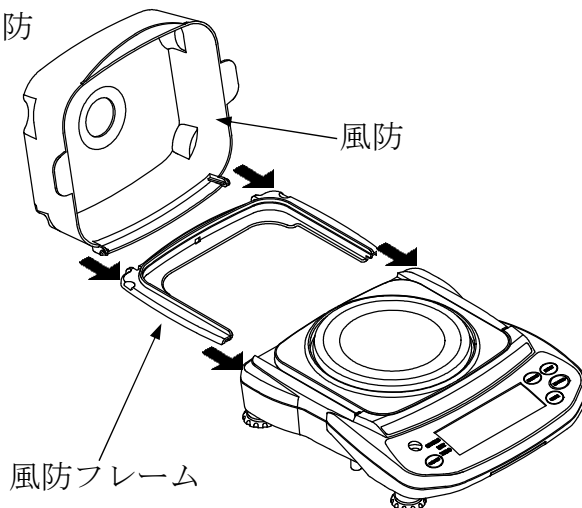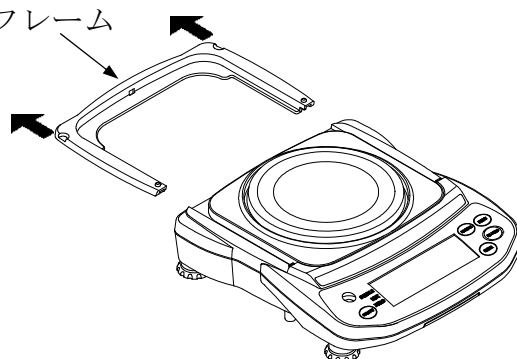

### 9-5. EJ-12 キャリングケース

EJ-12 (キャリングケース) に天びんを収納することで、天びんを手持ち搬送できます。なお、天びんは精密機器ですのでキャリングケースに収納された状態でも、落下などによる衝撃が加わりますと内部の天びんが故障する恐れがありますので取り扱いに注意してください。

# 10. ID ナンバと GLP

ID ナンバは、GLP (Good Laboratory Practice) に対応したデータ出力をする場合に、天びんの識別ナンバとして使用します。ID ナンバは、天びんの電源を切っても記憶されています。RS-232C シリアルインタフェースを使って、次の GLP に対応したデータをプリンタやパーソナルコンピュータに出力できます。



- キャリブレーション実行記録 (キャリブレーションレポート)
- キャリブレーション状態の記録 (キャリブレーションテストレポート)
- 一連の計量値をわかりやすく管理するための区切り (“見出し”、“終了”)

GLP 出力フォーマットは、天びんメーカー名、機種番号、シリアル番号、ID 番号、スペースを含みます。



AD-8121B 使用時は、日付と時刻がプリントされます。(GLP 出力フォーマット *info 1*)

## 10-1. ID ナンバの設定


1. **SAMPLE** キーを押し続け、内部設定モードに入り、**Func** の表示にします。

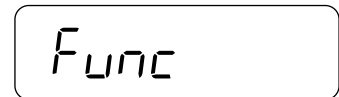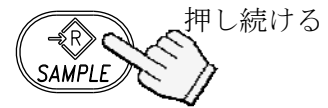

2. **SAMPLE** キーを数回押して、**id** の表示にします。

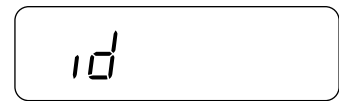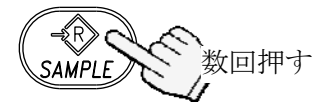

3. **PRINT** キーを押します。  
以下のキーを使って ID ナンバを入力します。

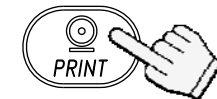

**SAMPLE** キー 点滅する桁を移動します。

**RE-ZERO** キー 点滅する桁の値を設定します。  
「表示の対応表」を参照。


**PRINT** キー 設定値を登録し、4 項に進みます。

**MODE** キー 操作を中止し、4 項に進みます。





それぞれのキーを使って設定する

4. 以上の操作が完了すると、**End** 表示後、**Func** を表示します。

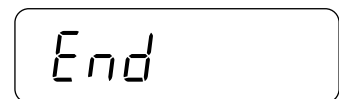

5. **MODE** キーを押して、計量モードに戻ります。

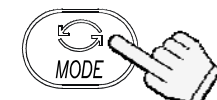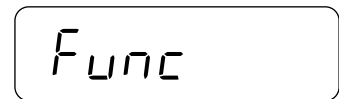

計量モードに戻る

### 表示の対応表

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	_	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	_	A	b	c	d	E	F	G	H	i	J	K	L	ñ	n	o	P	q	r	S	t	U	ü	y	z	ç	

“\_” : スペース

## 10-2. GLP 出力例

GLP レポートをプリントする場合、内部設定を “*info 1*” に、AD-8121B プリンタを MODE 3 に設定してください。GLP レポートをパーソナルコンピュータに出力する場合、内部設定を “*info 2*” に設定してください。

### キャリブレーションレポートの出力

分銅を使用してキャリブレーションを実行した後、天びんはキャリブレーションレポートを出力します。キャリブレーションについては、“7-1. 校正分銅によるキャリブレーション” を参照。

AD-8121 フォーマット “*info 1*”

```

      A & D
MODEL  EJ-300
S/N    1234567
ID     ABCDEF
DATE   09/03/21
      02:53:21 PM
CALIBRATED(EXT.)
CAL.WEIGHT
      +300.00 g
SIGNATURE
-----
  
```

← メーカー名 →  
 ← 機種名 →  
 ← 製造番号 →  
 ← ID ナンバ →  
 ← 日付 →  
 ← 時刻 →  
 ← キャリブレーション →  
 ← 校正分銅 →  
 ← サイン記入欄 →

汎用フォーマット “*info 2*”

```

_____A & D<CRLF>
MODEL_____EJ-300<CRLF>
S/N_____1234567<CRLF>
ID_____ABCDEF<CRLF>
DATE<CRLF>
<CRLF>
TIME<CRLF>
<CRLF>
CALIBRATED(EXT.)<CRLF>
CAL.WEIGHT<CRLF>
_____+300.00_g<CRLF>
SIGNATURE<CRLF>
<CRLF>
<CRLF>
_____<CRLF>
<CRLF>
<CRLF>
  
```

### キャリブレーションテストレポートの出力

分銅を使用してキャリブレーションテストを実行した後、天びんはキャリブレーションテストレポートを出力します。キャリブレーションテストについては、“10-3. “キャリブレーションテストレポート” 出力方法” を参照。

AD-8121 フォーマット “*info 1*”

```

      A & D
MODEL  EJ-300
S/N    1234567
ID     ABCDEF
DATE   09/03/21
      03:15:40 PM
CALIBRATED(EXT.)
ACTUAL
      0.00 g
      +299.99 g
TARGET
      +300.00 g
SIGNATURE
-----
  
```

← メーカー名 →  
 ← 機種名 →  
 ← 製造番号 →  
 ← ID ナンバ →  
 ← 日付 →  
 ← 時刻 →  
 ← キャリブレーションテスト →  
 ← ゼロ点の結果 →  
 ← ターゲット分銅測定結果 →  
 ← ターゲット分銅値 →  
 ← サイン記入欄 →

汎用フォーマット “*info 2*”

```

_____A & D<CRLF>
MODEL_____EJ-300<CRLF>
S/N_____1234567<CRLF>
ID_____ABCDEF<CRLF>
DATE<CRLF>
<CRLF>
TIME<CRLF>
<CRLF>
CAL. TEST(EXT.)<CRLF>
ACTUAL<CRLF>
_____0.00_g<CRLF>
_____+299.99_g<CRLF>
TARGET<CRLF>
_____+300.00_g<CRLF>
SIGNATURE<CRLF>
<CRLF>
<CRLF>
_____<CRLF>
<CRLF>
<CRLF>
  
```

␣ : スペース, ASCII 20h  
 CR : キャリッジリターン, ASCII 0Dh  
 LF : ラインフィード, ASCII 0Ah



## “見出し”と“終了”の出力


計量値が GLP データとして記録される場合、“見出し”と“終了”が GLP レポートの計量値に付加されます。

GLP レポートを AD-8121B プリンタでプリントする場合、プリンタを MODE 3 に設定してください。

1. 計量値表示の状態では、`Start` が表示されるまで `PRINT` キーを押し続けると天びんは“見出し”を出力します。
2. `PRINT` キーを押すか、またはオートプリントモードが選択されていると、天びんから計量値を出力することができます。
3. `RecEnd` が表示されるまで `PRINT` キーを押し続けると、天びんは“終了”を出力し、`End` を表示します。

AD-8121 フォーマット “info 1”

汎用フォーマット “info 2”

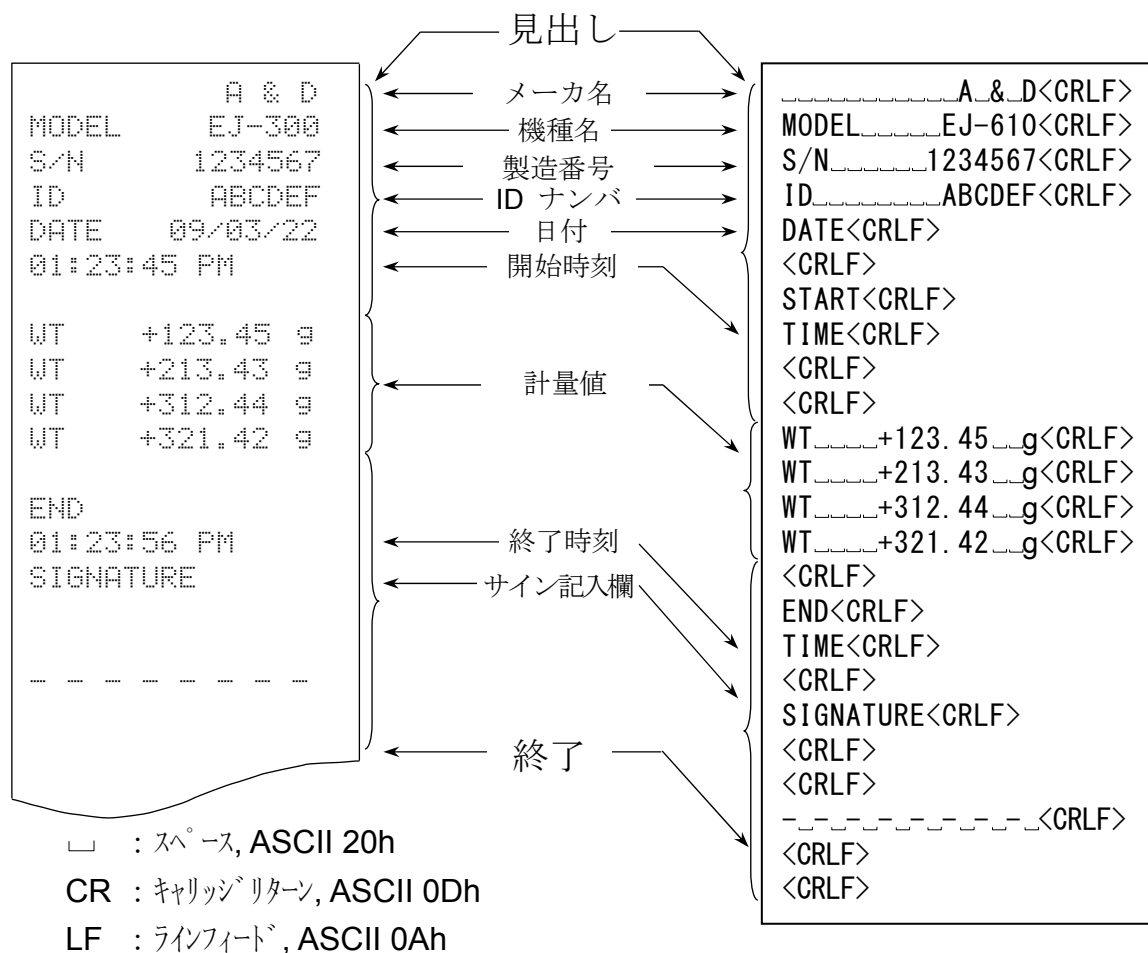

### 10-3. “キャリブレーションテストレポート” 出力方法

キャリブレーションテストは、分銅を使用して天びんの計量精度を確認し、その結果を GLP レポートとして出力します。



内部設定: “info 1” または “info 2” を選択。

キャリブレーションテストは、テストのみでキャリブレーションは実行されません。

1. CAL スイッチを押し続けます。


**[CAL]** 表示後、**[C]** を表示します。  
**[C]** を表示している時、CAL スイッチを離します。

※ **[SAMPLE]** + **[PRINT]** キーを押し続けても **[C]** を表示します。

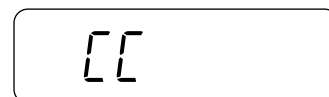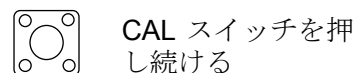

CAL スイッチを離す

2. **[C 0]** を表示します。

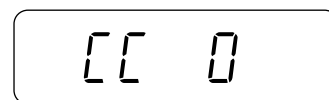

3. 確認するための分銅値を変更したい場合は、

**[SAMPLE]** キーを押します。




以下のキーを使って分銅値を変更します。

**[SAMPLE]** キー 点減する桁を移動します。

**[RE-ZERO]** キー 点減する桁の値を設定します。

**[PRINT]** キー 設定値を登録し、2 項に戻ります。


4. 2 項で、**[PRINT]** キーを押します。ゼロ点を計量し、計量値を数秒間表示します。

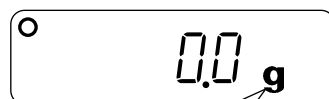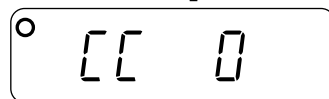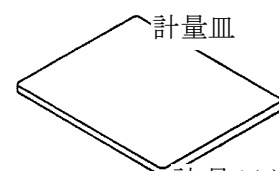

計量値は 単位 “g” で表示

5. 表示と同じ値の校正分銅を計量皿に載せ、  
**PRINT** キーを押します。分銅を計量し、計量  
 値を数秒間表示します。

20000

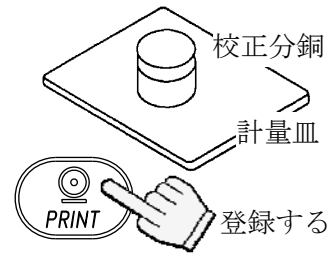

° 20000

° 20000 g

計量値は 単位 “g”  
で表示

6. **End** を表示します。


End

7. **GLP** 表示後、キャリブレーションテスト  
 レポートを出力します。

° GLP 結果を出力する

8. **End** を表示します。分銅を取り除きます。  
**MODE** キーを押して、計量モードに戻ります。


End

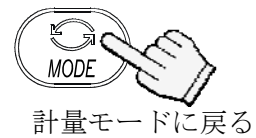

# 11. 保守

## 11-1. 保守上の注意

- 天びんを分解しないでください。
- 輸送のさいは専用の梱包箱をご使用ください。
- 汚れたときは中性洗剤を少ししみこませた柔らかい布で拭き取ってください。  
有機溶剤は使わないでください。
- 皿受けの周囲は、下図のように外して清掃できます。

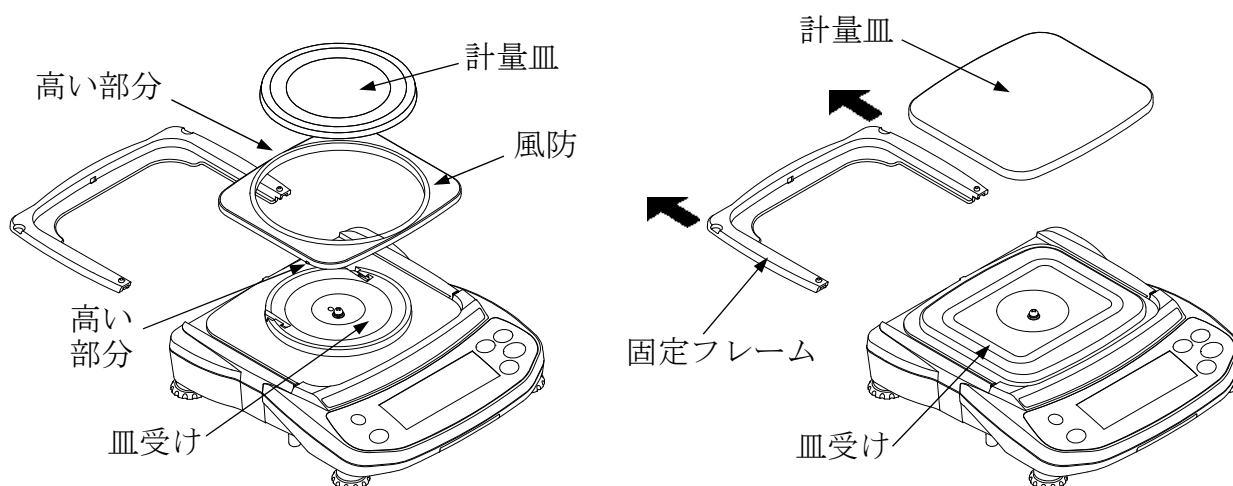


EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B  
EJ-410B / EJ-610B

EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B  
EJ-4100B / EJ-6100B


## 11-2. エラーコード

### 荷重超過エラー

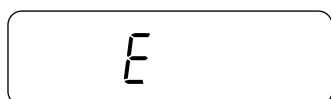


計量値がひょう量を超えたときに出るエラーです。  
計量皿の上のものを取り除いてください。

### レンジ超過エラー

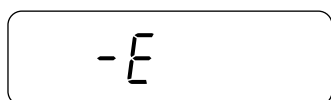


計量皿に上方向に強い力が加えられたときに出るエラーです。計量皿の周囲に何か挟まっていないか確認してください。計量センサの自己修復に失敗した可能性があります。

### 単位質量エラー

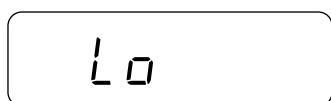

個数モード時の単位質量、またはパーセントモード時の100%質量が軽すぎるときに出るエラーです。  
そのサンプルは使用できません。

## サンプル不足エラー

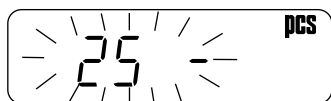


個数モード時、単位質量が軽すぎるため、そのまま登録すると計数誤差が大きくなる可能性がある場合に出るエラーです。表示のサンプル数を計量皿に追加し、**PRINT** キーを押して、単位質量を登録してください。

**注意:** サンプルを追加しないで **PRINT** キーを押すと計数精度があらくなります。

100 個のサンプルから始めると、単位質量が軽すぎる場合 **100 -** を表示します。この場合は、サンプルを追加せずに **PRINT** キーを押してください。

内部設定 “*ACR, 0*” (ACAI オフ)、“*Un in 2*” の場合は、このエラー表示はありません。

## CAL エラー

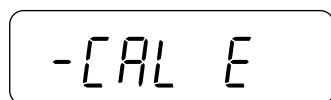



校正分銅が重すぎてキャリブレーションが中止されたときに出るエラーです。

校正分銅が軽すぎてキャリブレーションが中止されたときに出るエラーです。

計量皿のまわりや、校正分銅の質量を確認してください。

**MODE** キーを押すと、計量モードに戻ります。

## 電池エラー

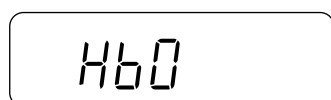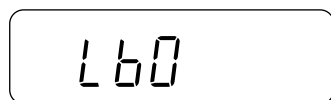



乾電池が消耗したときに出るエラーです。

すぐに使用を中止し、乾電池を新しいものに交換するか、AC アダプタに切り替えて使用してください。

乾電池の電圧が高すぎるときに出るエラーです。

乾電池を確認してください。

## AC アダプタエラー

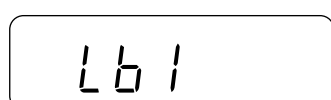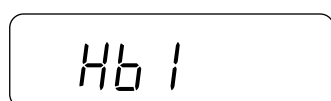

AC アダプタの出力電圧が高すぎるときに出るエラーです。正しい規格の AC アダプタが使用されているか確認してください。

AC アダプタの出力電圧が低すぎるときに出るエラーです。正しい規格の AC アダプタが使用されているか確認してください。

## 内部エラー

下記のエラー時は、一度電源を切り、再び電源を入れてください。

Error 1

計量値が不安定のため、「ゼロ表示にする」や「キャリブレーション」などが実行できません。計量皿の周りや設置場所の環境（振動、風など）を改善してください。

**MODE** キーを押すと、エラー表示が解除されます。

Error 3

メモリー（記憶回路）が故障しています。

Error 5

質量センサが故障しています。

Error 6

温度センサが故障しています。

## 12. 仕様

### 12-1. EJ-B シリーズ

機種	EJ-120B	EJ-200B	EJ-300B	EJ-410B	EJ-610B
ひょう量	120 g	210 g	310 g	410 g	610 g
最小表示 “d”	0.01 g	0.01 g	0.01 g	0.01 g	0.01 g
再現性 (標準偏差)	0.01 g	0.01 g	0.01 g	0.01 g	0.01 g
直線性	±0.01 g	±0.01 g	±0.02 g	±0.02 g	±0.03 g
感度ドリフト	±20 ppm / °C (10°C~30°C)				
サンプル数	5, 10, 25, 50 または 100 個				
最大計数値*	12,000 個	21,000 個	31,000 個	41,000 個	61,000 個
最小単位質量*	0.01 g				
%最小表示	0.1 %				
100 %最小質量	1 g				
表示	7セグメント液晶表示 バックライト付き (文字高 16 mm)				
表示書換時間	10 回/秒				
動作温度・湿度範囲	-10°C~40°C、85% R.H.以下 (結露しないこと)				
電源	ACアダプタ(TB-266、TB-294 または TB-162A)または 単3形乾電池 4 個				
電池動作時間	約 70 時間 (バックライトオフ時・アルカリ乾電池使用時)				
計量皿寸法	110 mm ø				
質量 (約)	850 g		870 g		
校正分銅 (出荷時設定)	100 g	200 g	300 g	400 g	600 g

\* “ $\bar{U}n in 0$  設定時” (出荷時設定)


機種	EJ-1500B	EJ-2000B	EJ-3000B	EJ-4100B	EJ-6100B
ひょう量	1500 g	2100 g	3100 g	4100 g	6100 g
最小表示 “d”	0.1 g	0.1 g	0.1 g	0.1 g	0.1 g
再現性 (標準偏差)	0.1 g	0.1 g	0.1 g	0.1 g	0.1 g
直線性	±0.1 g	±0.1 g	±0.2 g	±0.2 g	±0.3 g
感度ドリフト	±20 ppm / °C (10°C~30°C)				
サンプル数	5, 10, 25, 50 または 100 個				
最大計数値*	15,000 個	21,000 個	31,000 個	41,000 個	61,000 個
最小単位質量*	0.1 g				
%最小表示	0.1 %				
100 %最小質量	10 g				
表示	7セグメント液晶表示 バックライト付き (文字高 16 mm)				
表示書換時間	10 回/秒				
動作温度・湿度範囲	-10°C~40°C、85% R.H.以下 (結露しないこと)				
電源	ACアダプタ(TB-266、TB-294 または TB-162A)または 単3形乾電池 4 個				
電池動作時間	約 70 時間 (バックライトオフ時・アルカリ乾電池使用時)				
計量皿寸法	127 mm x 140 mm				
質量 (約)	970 g		1070 g		
校正分銅 (出荷時設定)	1500 g	2000 g	3000 g	4000 g	6000 g

\* “ $\bar{U}n in 0$  設定時” (出荷時設定)

## 12-2. オプション

- EJ-02 USB インタフェース
- EJ-03 RS-232C インタフェース
- EJ-07 床下計量金具 EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B 用
- EJ-08 床下計量金具 EJ-1500B / EJ-2000B 用
- EJ-11 風防
- EJ-12 キャリングケース

## 12-3. 外形寸法図

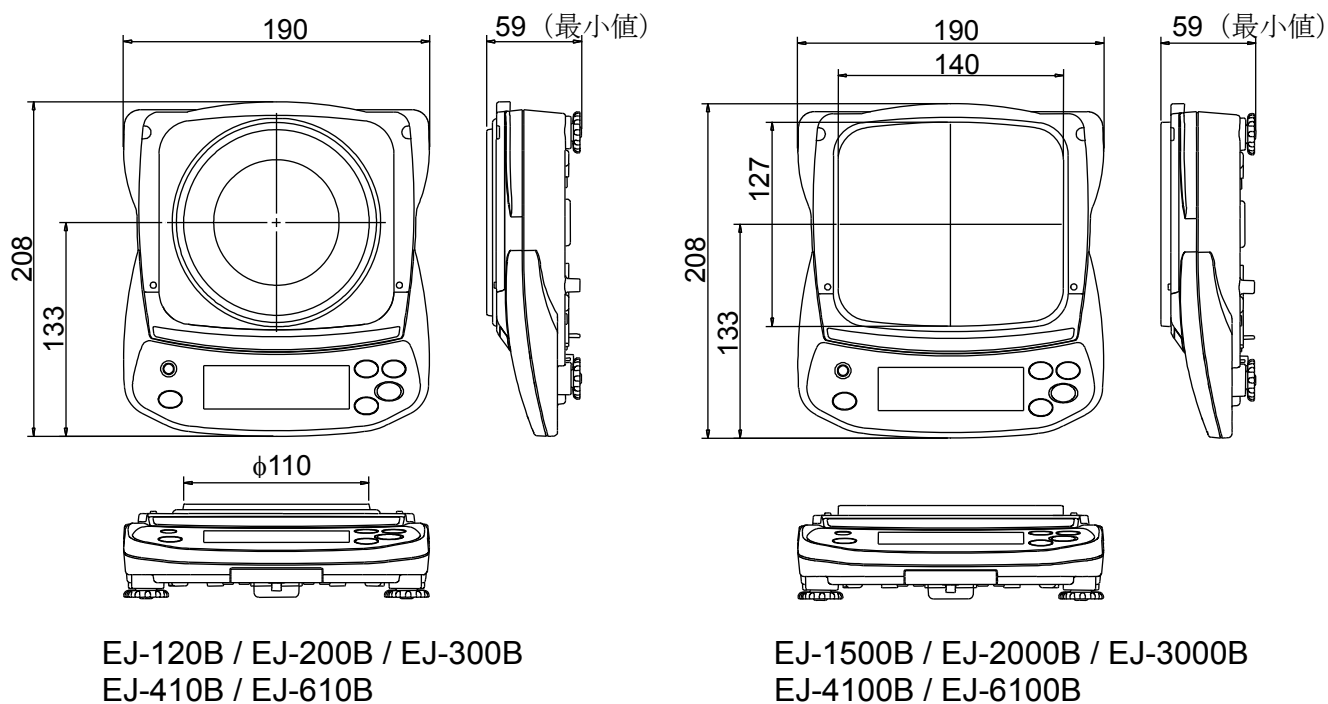


単位: mm



# 重力加速度マップ

区分	加速度 $m/sec^2$
1	9.806
2	9.805
3	9.804
4	9.803
5	9.802
6	9.801
7	9.800
8	9.799
9	9.798
10	9.797
11	9.796
12	9.795
13	9.794
14	9.793
15	9.792
16	9.791

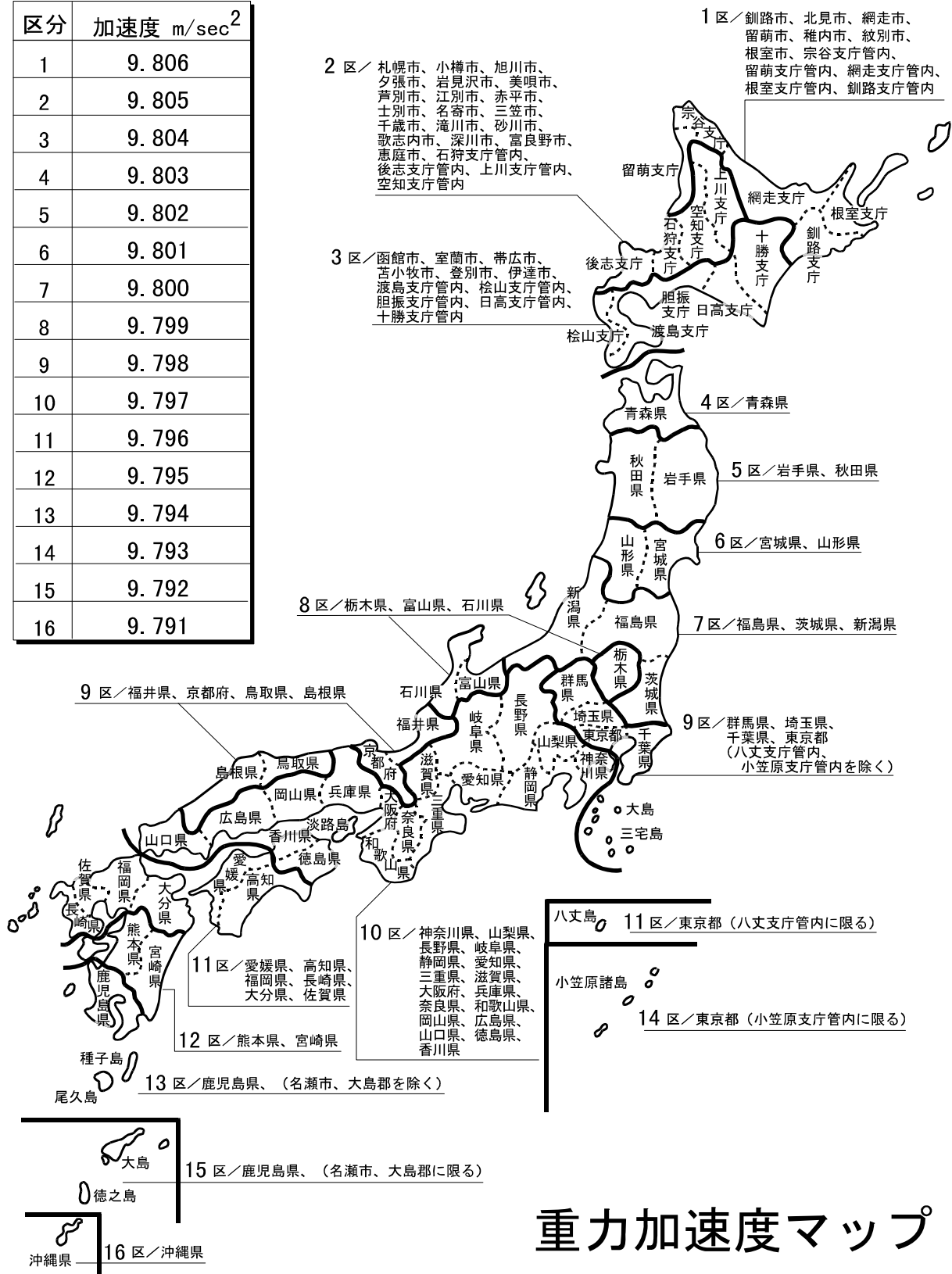

# 重力加速度マップ





## 使い方・修理に関するお問い合わせ窓口

故障、別売品・消耗品に関してのご質問・ご相談も、この電話で承ります。  
修理のご依頼、別売品・消耗品のお求めは、お買い求め先へご相談ください。

### お客様相談センター

電話 **0120-514-019**

通話料無料

受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00、月曜日～金曜日(祝日、弊社休業日を除く)  
都合によりお休みをいただいたり、受付時間を変更させて頂くことがあります  
のでご了承ください。

# AND 株式会社 エー・アンド・デイ

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-23-14 ダイハツ・ニッセイ池袋ビル

東京営業1課 TEL. 03-5391-6128(直)

東京営業2課 TEL. 03-5391-6121(直)

東京営業3課 TEL. 03-5391-6122(直)

札幌出張所 TEL. 011-251-2753(代)

仙台営業所 TEL. 022-211-8051(代)

宇都宮営業所 TEL. 028-610-0377(代)

東京北営業所 TEL. 048-592-3111(代)

東京南営業所 TEL. 045-476-5231(代)

静岡営業所 TEL. 054-286-2880(代)

名古屋営業所 TEL. 052-726-8760(代)

大阪営業所 TEL. 06-7668-3900(代)

広島営業所 TEL. 082-233-0611(代)

福岡営業所 TEL. 092-441-6715(代)

開発技術センター 〒364-8585 埼玉県北本市朝日1-243

※2019年10月29日現在の電話番号で  
す。電話番号は、予告なく変更され  
る場合があります。

※電話のかけまちがいに注意くだ  
さい。番号をよくお確かめの上、お  
かけくださるようお願いいたします。