



内蔵プリンタの設定と印字について (FT-iシリーズ/SNシリーズ)

この製品には内蔵プリンタが組み込まれています。

計量物を載せ、表示が安定しているときに「プリント」キーを押すと、その時の計量値が、日付、時刻とともに印字されます。

印字例


11/10/23 01:23PM	← 年 / 月 / 日 時刻
G 543.2 kg	← 計量値、'G' は総量*を表します。
11/10/23 01:25PM	← 1行紙送りをします。
N 387.6 kg	← 'N' は正味*を表します。

※「総量 (G)」と「正味 (N)」について

計量台上に載っている物全体の質量を「総量」と言います。

総量から風袋を引いた質量を「正味」と言います。

$$\text{総量} = \text{風袋} + \text{正味}$$

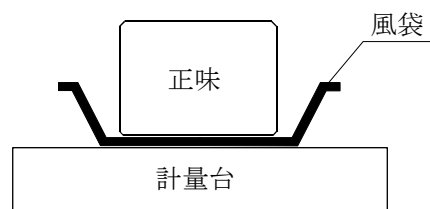

「風袋」キーを押して風袋引きをすると、表示は「正味」になります。

「正味/総重量」キーを押すと、表示は「正味」、「総量」が切り替わります。

「正味」を表示しているときは、表示左の「正味」の▶が点灯します。

ファンクション設定

プリンタ組み込みに合わせて、ファンクション設定は以下のように変更されています。

F 番号	設定項目	設定値	設定内容
F 6 4	印字後の紙送り行数	1	印字後 1 行紙送りをします。(フォーマット 1 のみ)
F 7 0	印字内容 (フォーマット 1)	0 1 5 6 E 0 2 0 A	1 行目は左に日付、右に時刻を印字します。 2 行目 (最終行) は右寄せで表示値を印字します。

例：印字設定を変えるヒント

実行したい内容	設 定
印字後の空白行を増やしたい。	F 6 4 の設定値で変更できます。
印字ごとの追い番を付けたい。	F 7 0 に、設定値を 3 0 とした行を追加します。
正味と総量とを印字したい。	F 7 0 で、0 2 0 C、E 0 3 0 B とします。

行の追加の方法など詳しい内容に関しては、取扱説明書「データフォーマットの編集」をご覧ください。