



# SW シリーズ ケーブルの取り回し方法

□ 製品を箱から取り出すとき、ロードセルケーブルを引っ張らない様に注意しながらベース部とポール部を取り出してください。


1. 上皿を外します。
2. ポール下部からねじを取ります。

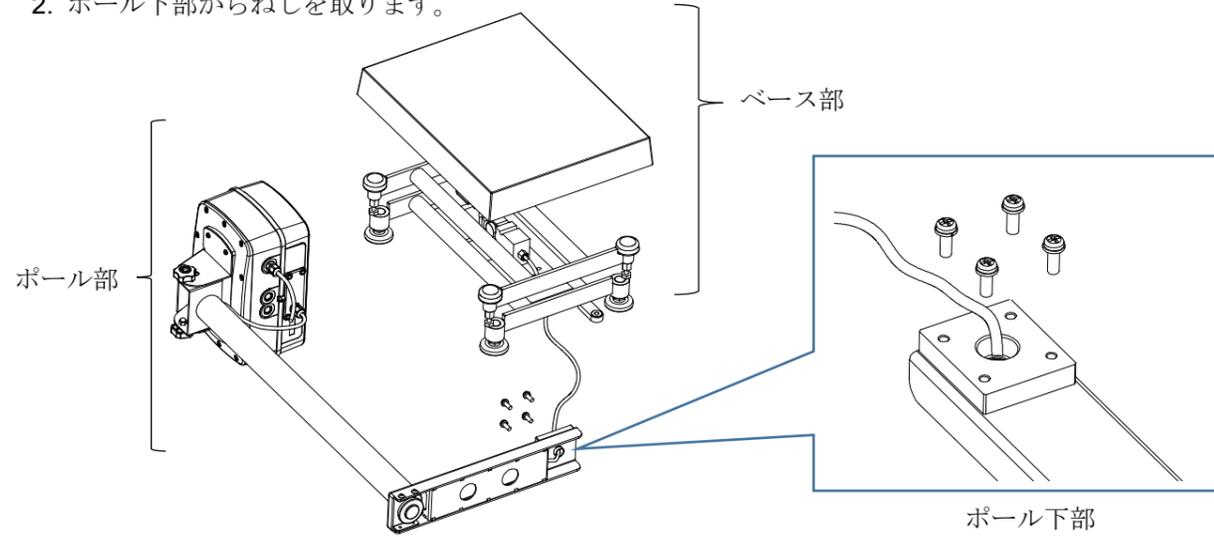

3. 外したネジを使ってポール下部をベースに固定します。  
□ この時、ケーブルを挟まない様、ケーブルを引き出ししながら組立てます。

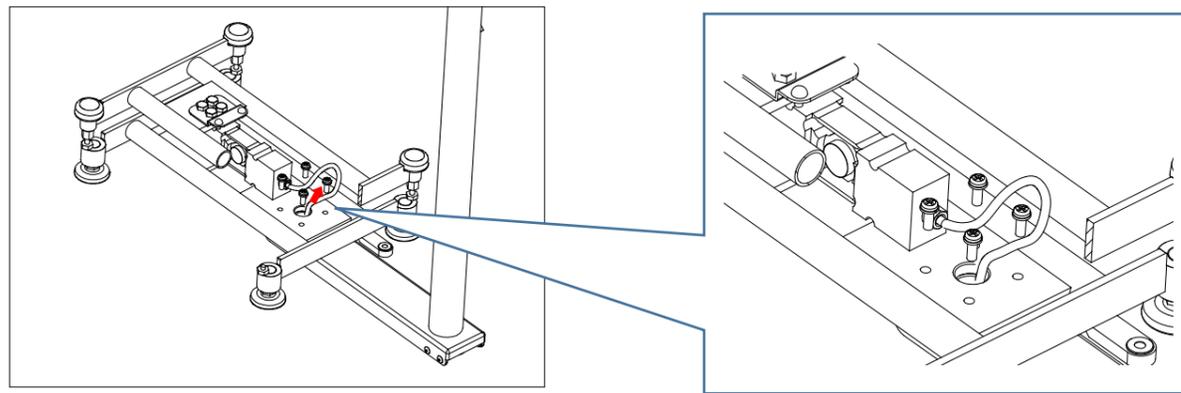


4. ベースを倒してポール用足コマを固定しているネジを4本取ります。

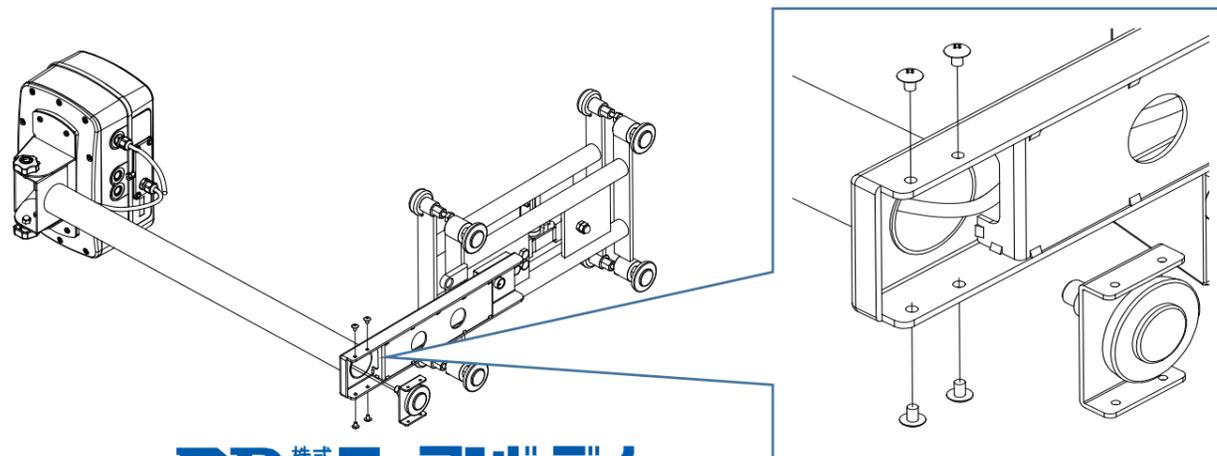


5. 計量部のロードセルケーブルを次の手順で収めてください。この作業を怠ると、ロードセルケーブルが計量皿に触れるなどして正しい計量が出来ません。


- 1) 計量部のロードセルケーブルたるみを無くすため、下図のようにポール側に引いてください。  
この時、無理にケーブルを引くとケーブルが痛む可能性がありますので、ゆっくりと作業してください。

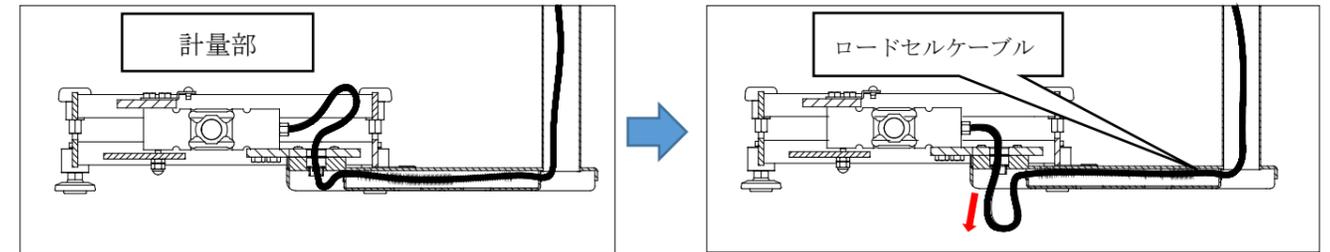

- 2) ロードセルケーブルのたわみを順次ポール側に引きよせ、右下図の様に束ねてポール内部に押し込んでください。

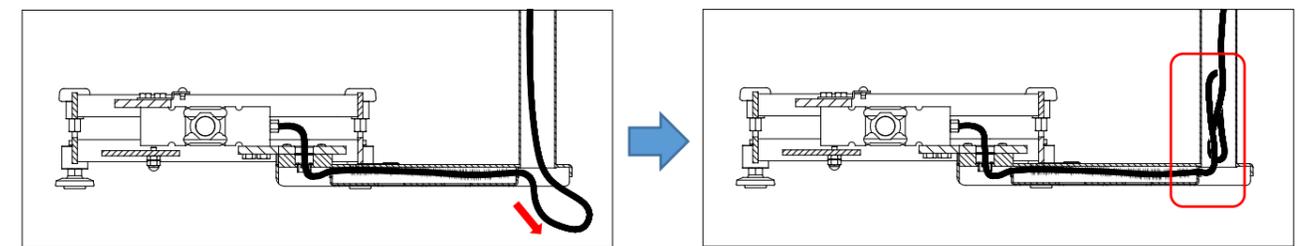

- 3) ポール用足コマを元の位置で固定します。この時ケーブルを挟まない様、注意してください。

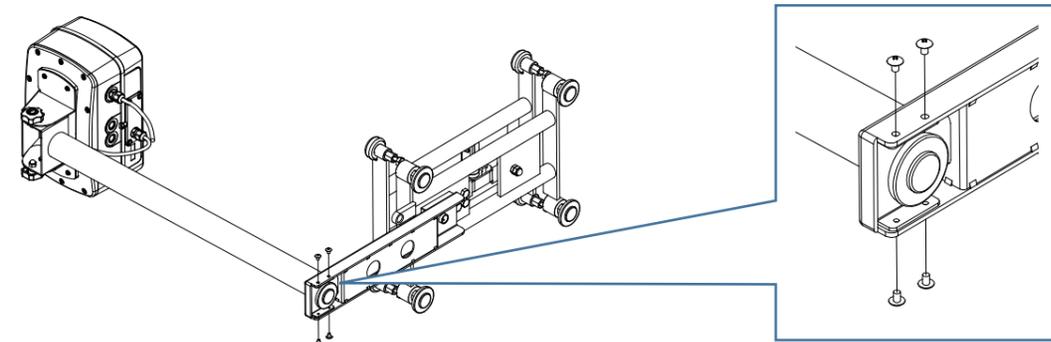

- 4) 完成後、ロードセルから伸びるケーブルにたわみが無く、計量皿や計量皿側のフレームに接触していないか確認してください。

