

AD-8126 日付・時刻の印字と印字フォーマットについて

日付・時刻印字が必要な場合

AD-8126は日付・時刻機能を搭載していない為、日付・時刻機能がある天びんはかりと接続させてください

日付・時刻機能がある天びん はかりの例

BA、BA-T、BM、GH、HR-AZ

GX-A(AE)、GX-AWP、GX-A-K、GX、GX-R、GF-A、GF-AWP

FZ-i、FZ-iWP、FZ-iR、FZ-iWPR

GX-M、GX-M-K、GF-M、GX-K、GX-KR

GX-L、GX-L-K、GF-L、GP、GP-R、MC など

```
2025/01/16
15:58:51
WT +199.8 g
2025/01/16
15:58:53
WT +199.7 g
2025/01/16
15:58:56
WT +199.7 g
2025/01/16
15:58:58
WT +199.7 g
```

・天びんの内部設定を変更することで日付・時刻が印字されます

- ① 日付・時刻の付加設定
- ② 印字フォーマット「DPフォーマット」を選択

日付・時刻を印字できないモデル（日付・時刻機能を搭載していないモデル）の例

GR、HR-i、HR-A、HR、GF、FX-i、FX-iWP、GF-K、EK-i、EK-i-K、EW-i、EW-i-K、EK-L、EJ、EJ-B、FG、FG-K、FS-i、FS-i-K、HV-C、HV-C-K、HW-C、HV-CWP、HV-CWP-K、HW-CWP、HV-G、HV-G-K、HW-G、HV-WP、HV-WP-K、HW-WP など

参考

◆ 印字パターンが特殊なモデル「ヘッダなどを印字する」

- ① ステータス状態のST(またはUS) 、② プラスマイナス、③ 最大ひょう量までの桁のゼロ、④ グラムなどの単位を印字します

※ 「印字しない」設定はできません

EK-i、EK-i-K、EW-i、EW-i-K、EK-L、EJ、EJ-B、FG、FG-K、

FS-i、FS-i-K、HV-C、HV-C-K、HW-C、HV-CWP、HV-CWP-K、

HW-CWP、HV-G、HV-G-K、HW-G、HV-WP、HV-WP-K、HW-WP など

```
① ST,+00099.97 g
② ST,+00099.97 g
③ ST,+00099.98 g
④ ST,+00099.98 g
ST,+00099.98 g
```

◆ 日付・時刻は付加出来ないが、DPフォーマット設定が可能なモデル

GR、HR-i、HR-A、HR、GF、FX-i、FX-iWP、GF-K など

※ 詳細については各天びん・はかりの取扱説明書を参照してください

```
WT +112.7 g
WT +112.7 g
WT +112.7 g
WT +112.8 g
WT +112.7 g
WT +112.7 g
WT +112.7 g
```