

粘度計とプリンタの接続方法

1. はじめに

本書は、粘度計とミニプリンタ AD-8126 またはサーマルプリンタ AD-8129TH を接続する際の、使用例と設定について記載したものです。

粘度計とプリンタの設定変更方法は、それぞれの取扱説明書を参照してください。

2. 適用機種

- 音叉振動式レオメータ：RV-10000A、RV-10000
- 音叉振動式粘度計：SV-10 (A)、SV-100 (A)、SV-1A、SV-1H、SV-10H、SV-100H

3. 使用例と設定

使用例

測定結果を印字する場合。

粘度計側			プリンタ側	
データ出力モード Prt	出力フォーマット tYPE	データフォーマット S-At	印字モード設定	
0 または 1	1	0 または 1	AD-8126	AD-8129TH
日付・時刻出力 S-td	その他の出力 S-Ed	データ出力間隔 PUSE	設定不要	DUMP
0 または 1	0,1,2 のいずれか	0		