

## AD-8922A-04/AD-8922A-06付属のDINコネクタの組立方法

AD-8922A-04 / AD-8922A-06に付属しているDINコネクタ部分の組立は下記の手順で行ってください。

尚、DIN-バラ線になっている完成品のケーブルAX-K05862-S200（2 m）も販売しております。

- 手順1 ケーブルを樹脂ケースに通す。
- 手順2 ケーブルを端子に半田付けする。
- 手順3 端子を金属ケースで覆う。
- 手順4 金属ケースのケーブル固定部をかしめる。
- 手順5 樹脂ケース内に挿入する。

