



このドキュメントは A&D SeCUR を PC にインストールする手順を記載しています。

目次

1. インストール手順
2. PC と電子天びんの接続方法

1. インストール手順


インストールする PC は以下の環境が推奨されます。

- ・ Windows10 Pro バージョン 1903 以降、または Windows11 Pro。
- ・ 解像度 1920×1080 (FHD) のディスプレイ。
※Windows のディスプレイ設定の拡大縮小は 100% に設定してください。
- ・ 電子天びん接続用の RS-232C ポート、または USB ポート、またはイーサネットポート。

弊社ホームページからインストールファイルをダウンロードしてください。

インストール実行ファイル「A&D_SeCUR_Vxxx.exe」を右クリックし、「管理者として実行」をクリックします。


利用規約に同意（「I accept the agreement」にチェック）し、「Next」をクリックします。

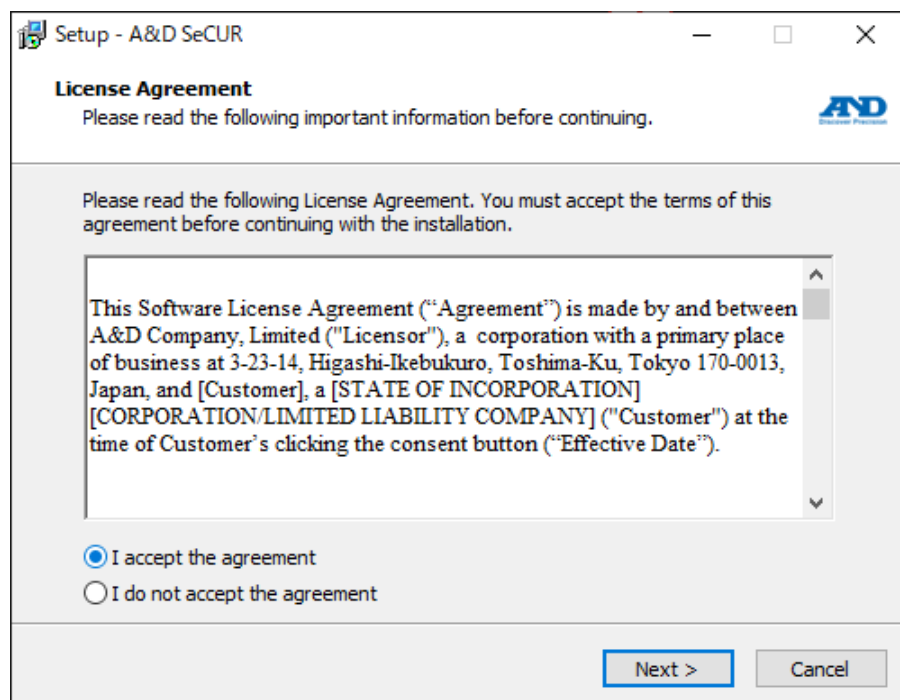

ユーザー名、組織名、インストールキーの入力が完了したら「Next」をクリックします。

インストールキー：081C-18B1-BB00-70C8（ハイフン込み）

「Next」のボタンが有効にならない場合は、入力したインストールキーに誤りがないか確認してください。

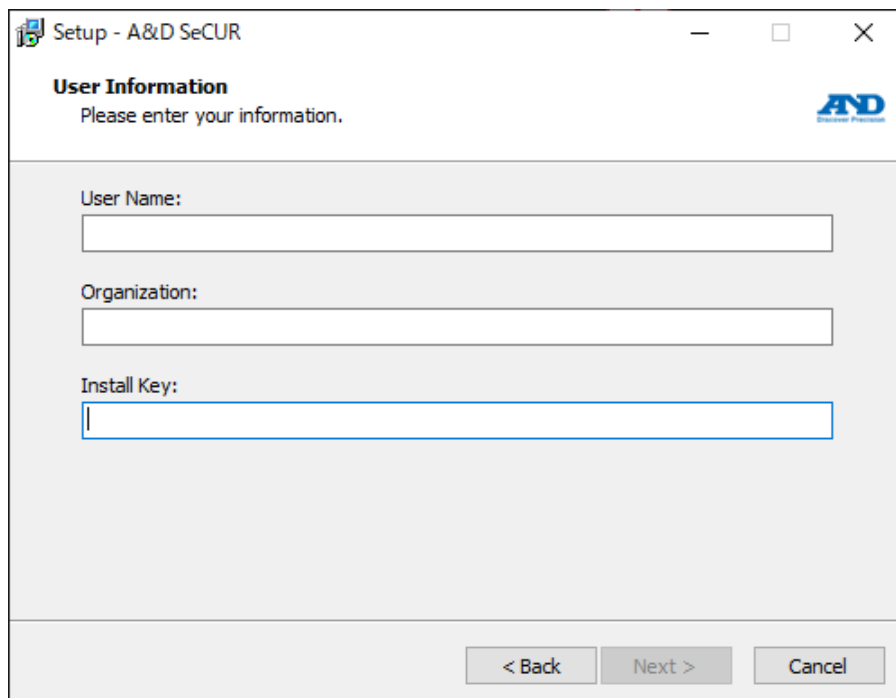

Setup - A&D SeCUR

User Information
Please enter your information.


User Name:

Organization:

Install Key:

< Back Next > Cancel

A&D SeCUR のインストール先を選択して「Next」をクリックしてください。

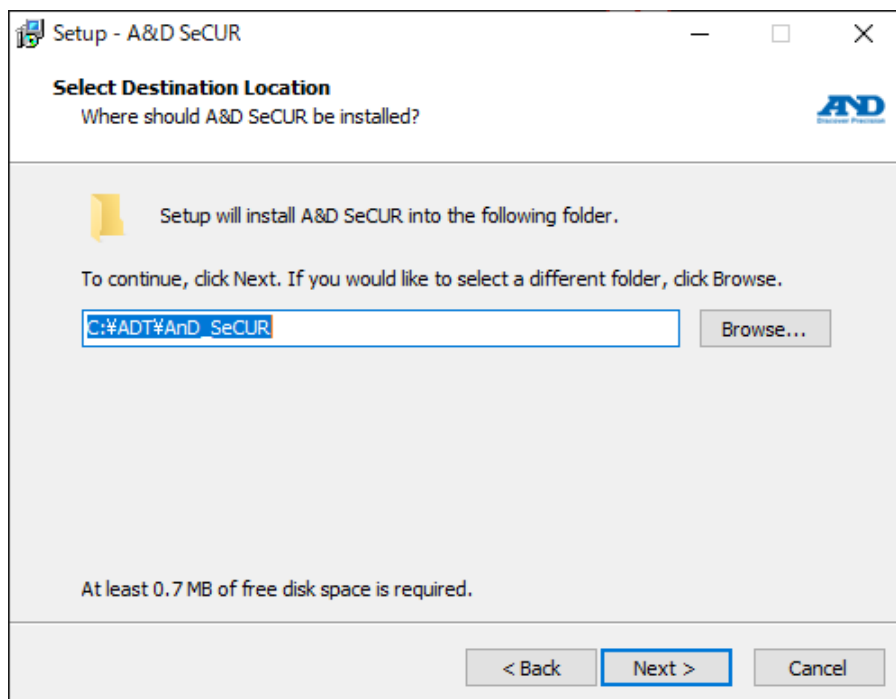

Setup - A&D SeCUR

Select Destination Location
Where should A&D SeCUR be installed?

Setup will install A&D SeCUR into the following folder.


To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.

C:\ADT\AnD_SeCUR Browse...

At least 0.7 MB of free disk space is required.


< Back Next > Cancel

PC のデスクトップに A&D SeCUR のショートカットを作成する場合は、チェックボックスにチェックを入れて「Next」をクリックしてください。

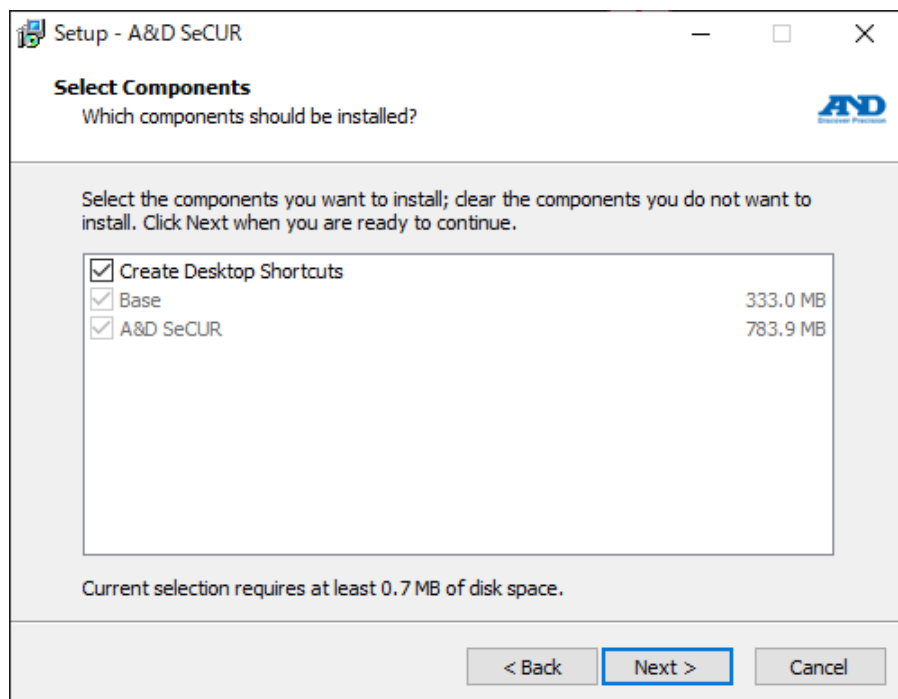


インストールの準備が完了しました。

内容に誤りがない場合は、「Install」をクリックしてください。

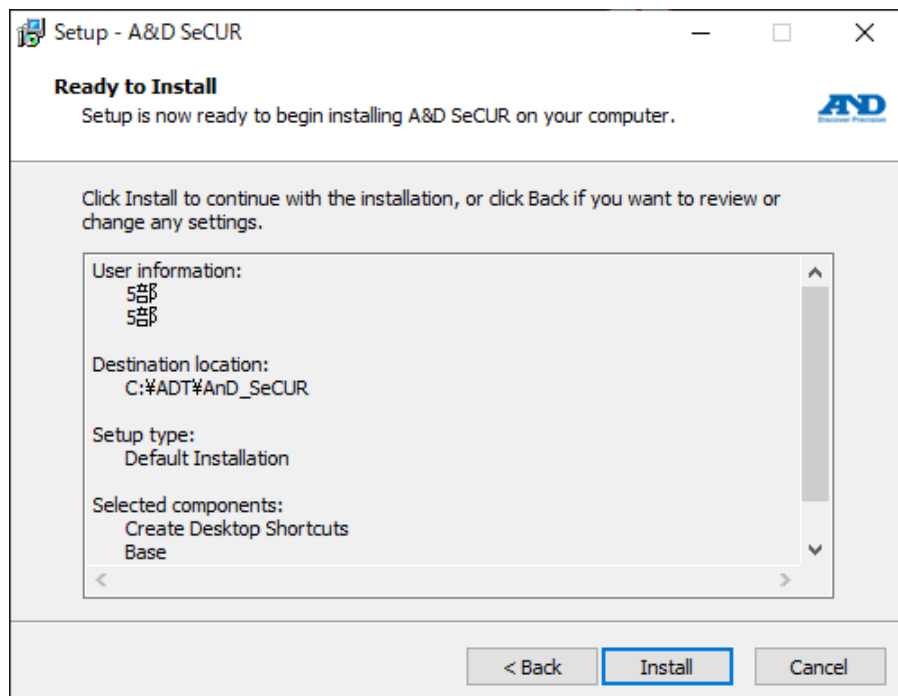


システムコンフィグはそのまま「OK」をクリックしてください。

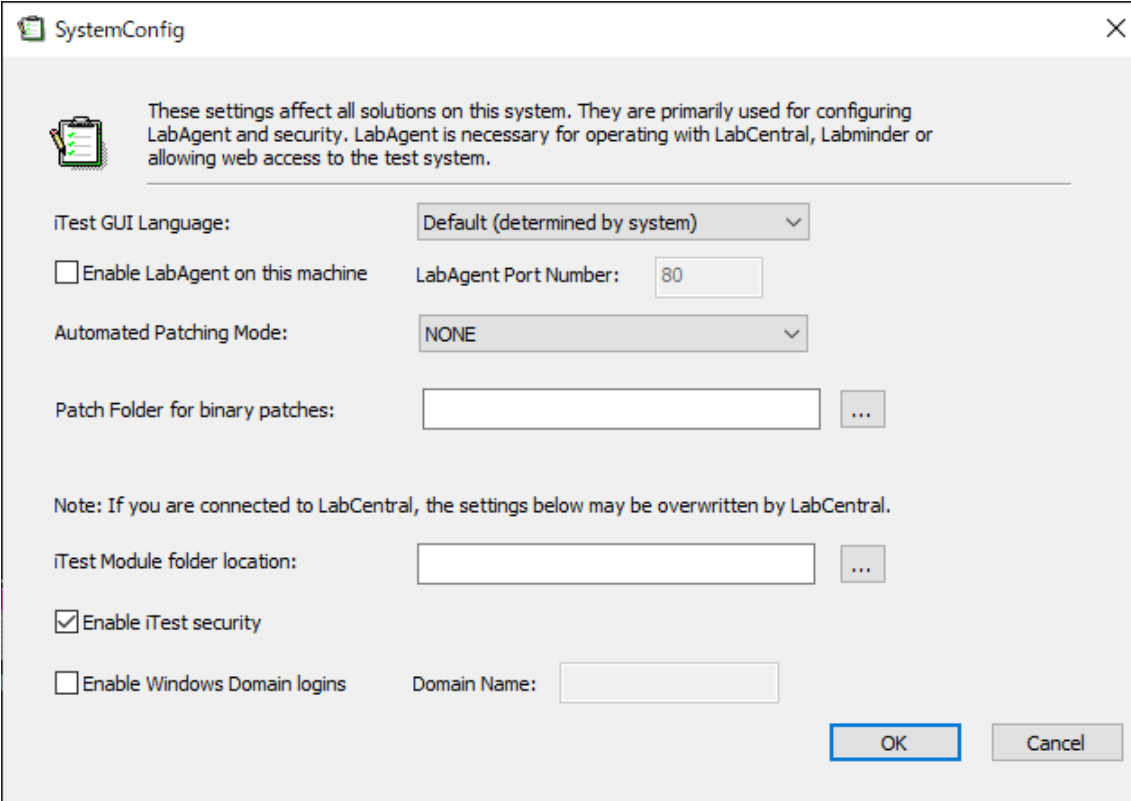

The SystemConfig dialog box contains the following elements:

- Title Bar:** SystemConfig
- Icon:** A clipboard icon with a green checkmark.
- Text:** "These settings affect all solutions on this system. They are primarily used for configuring LabAgent and security. LabAgent is necessary for operating with LabCentral, Labminder or allowing web access to the test system."
- Fields:**
 - iTest GUI Language: Default (determined by system) (dropdown menu)
 - ☐ Enable LabAgent on this machine
 - LabAgent Port Number: 80 (text box)
 - Automated Patching Mode: NONE (dropdown menu)
 - Patch Folder for binary patches: (empty text box with browse button)
 - Note: If you are connected to LabCentral, the settings below may be overwritten by LabCentral.
 - iTest Module folder location: (empty text box with browse button)
 - ☒ Enable iTest security
 - ☐ Enable Windows Domain logins
 - Domain Name: (empty text box)
- Buttons:** OK, Cancel

「完了」をクリックしてインストールを終了します。

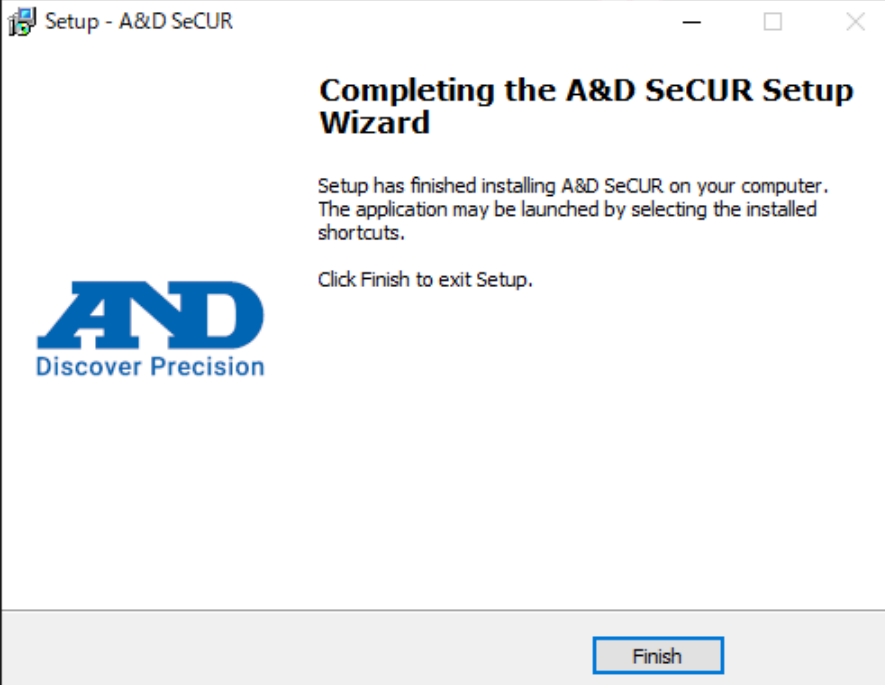


The Setup - A&D SeCUR dialog box contains the following elements:

- Title Bar:** Setup - A&D SeCUR
- Icon:** A small icon of a person.
- Text:** "Completing the A&D SeCUR Setup Wizard", "Setup has finished installing A&D SeCUR on your computer. The application may be launched by selecting the installed shortcuts.", "Click Finish to exit Setup."
- Logo:** A&D Discover Precision
- Buttons:** Finish


2. PC と電子天びんの接続方法

PC と電子天びんを通信ケーブルで接続します。接続の種類は USB、RS-232C、LAN の何れかになります。接続の種類と使用するケーブルについては下表のとおりになります、

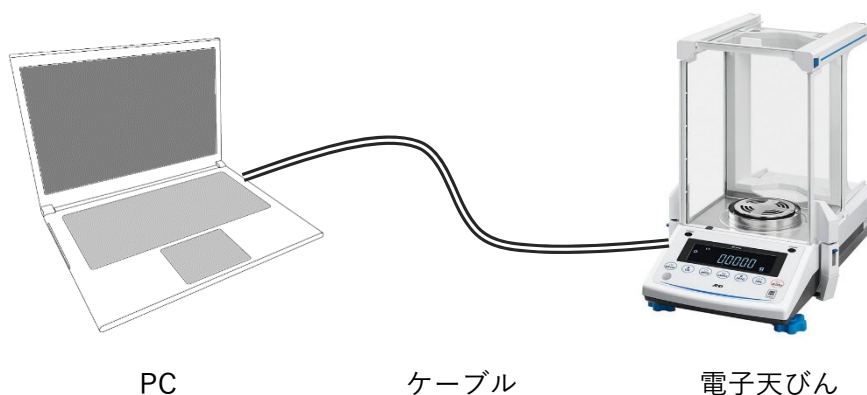

PC 側コネクタ	ケーブル	電子天びん側コネクタ	主なシリーズ
USB Type-A	電子天びん付属の USB ケーブル	USB Type-miniB、または Type-C ※電子天びんの設定を双 方向モードに変更 ※Type-B は接続不可	BH、BA、 GX-A/GF-A、 GX-M/GF-M、 GX-L/GF-L
USB Type-A	別売の USB コンバータ・ケーブル セット AX-USB-9P、または AX-USB-25P	RS-232C D-sub9 ピン、 または D-sub25 ピン	BM、GH、GR、 FZ/FX
RS-232C D-sub9 ピン	別売の RS-232C ケーブル AX-KO2466-200(9 ピン)、または AX-KO1710-200(25 ピン)	RS-232C D-sub9 ピン、 または D-sub25 ピン	BM、GH、GR、 FZ/FX、
LAN RJ45	市販の LAN ケーブル ハブを介さず直接接続する場合は クロスケーブルを使用	LAN RJ45	BH-T、BA-T

初回起動時は電子天びんと通信できずエラー表示が出ます。管理者権限でログインし、管理者マニュアルの”設定モード”の接続タイプの項目とシリアルポート／IP アドレスの項目を設定してください。

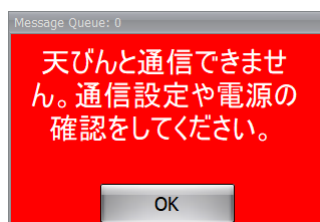

以上