

## セットアップの方法

---

---

### WinCT-Plus with Setup Tools

---

本ソフトウェアを使用することにより、エー・アンド・デイ製電子天びんや台はかりなどのRS232C、またはLANを有する計量機器(複数)とコンピュータを接続してデータ収集が行えます。

以下に「WinCT-Plus」および各種設定用ソフトウェアのセットアップの方法について記述します。各ソフトウェアの使用方法は「取扱説明書.PDF」をご覧ください。  
(ただし、Adobe Acrobat Readerが必要です。)

---

---

#### 1. 必要なシステム

---

- ①コンピュータ OS Microsoft Windows XP以降。
  - ②OP-08 (イーサネットインターフェース) の付いたA&D製天びん  
またはAD8526 (イーサネットコンバータ) と接続したA&D製天びん
  - ③イーサネットハブ※
  - ④LANケーブル (ストレートケーブル※)
- ※イーサネットハブを使用しないでコンピュータと直接接続する場合、LANケーブルはクロスケーブルとなります。
- ⑤シリアルケーブル (AD8526を使用する場合)

注意 「WinCT-Plus」セットアップの前に、万が一に備えてコンピュータの重要なデータをバックアップしておいてください。

---

---

#### 2. フォルダの構成

---

```
+English
+Japanese
  +-----WinCT-Plus          . . . データ収集ソフトウェア (Ver1.11P)
  +-----取扱説明書 (AD8526用). PDF
  +-----取扱説明書 (OP-08用). PDF
  +-----Readme.txt
+Setup Tools
  +-----DeviceInstaller . . . 各種設定用ソフトウェア (Ver4.3.0.8)
  +-----Redirector . . . 仮想COMポート化ソフトウェア (Ver4.3.0.2)
```

### 3. セットアップ手順

---

Administrator権限のあるユーザー名でログインして行ってください。

すべてのアプリケーションを終了させ、「WinCT-Plus」のCD-ROMをコンピュータのCD-ROMドライブに挿入してください。

- (1) 各種設定用ソフトウェア「DeviceInstaller」(Ver4.3.0.8)のインストール  
「DeviceInstaller」はOP-08またはAD8526のIPアドレス等の設定をするソフトウェアです。  
「DeviceInstaller」を使用するには「Microsoft .Net Framework Ver4.0」が必要です。

手順1 DeviceInstallerをインストールします。  
CD-ROMの¥Setup Tools¥DeviceInstallerからsetup\_di\_x86x64cd\_4.3.0.8.exeを実行してください。指示にしたがってインストールしてください。

- (2) データ収集ソフトウェア「RsMulti」(Ver1.11P)のインストール  
「RsMulti」は天びんのデータを収集するソフトウェアです。  
CD-ROMの¥Japanese¥WinCT-Plus¥Disk1からSetup.exeを実行してください。  
指示にしたがってインストールしてください。

各ソフトウェアの使用方法は「取扱説明書.PDF」をご覧ください。

---

---

### 4. 使用許諾契約

---

- ・ 「WinCT-Plus」を弊社に無断で複製する事は禁じます。
- ・ 「WinCT-Plus」は予告なく仕様を変更することがあります。
- ・ 「WinCT-Plus」の著作権は、(株)エー・アンド・デイに有ります。
- ・ 「WinCT-Plus」はエー・アンド・デイ製計量機器からコンピュータへのデータ転送に使用します。
- ・ 「WinCT-Plus」は、計量機器と接続するコンピュータのハードディスクまたはその他記憶装置に限りインストールして使用できます。
- ・ (株)エー・アンド・デイは「WinCT-Plus」の欠陥により発生する直接、間接、特別または必然的な損害について、仮に当該損害が発生する可能性があるとは告知された場合でも、一切の責任を負いません。また、第三者からなされる権利の主張に対する責任も負いません。同時にソフトウェアやデータの損失の責任を一切負いません。

Microsoft、Windows、Excelは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または、商標です。

---

---

### 5. アンインストール

---

アンインストールは“アプリケーションの追加と削除”から行ってください。

---

---

====  
WinCT-Plusのセットアップ説明を終わります。

=====

====

2012年3月26日