

セットアップの方法

WinCT-Plus

本ソフトウェアを使用することにより、エー・アンド・デイ製電子天びんや台はかりなどのRS232C、またはLANを有する計量機器(複数)とコンピュータを接続してデータ収集が行えます。

以下に「WinCT-Plus」のセットアップの方法について記述します。
ソフトウェアの使用方法は「取扱説明書.PDF」をご覧ください。

1. 必要なシステム

- ①コンピュータ OS Microsoft Windows XP以降。
 - ②OP-08 (イーサネットインターフェース) の付いたA&D製天びん
またはAD8526 (イーサネットコンバータ) と接続したA&D製天びん
 - ③イーサネットハブ※
 - ④LANケーブル (ストレートケーブル※)
- ※イーサネットハブを使用しないでコンピュータと直接接続する場合、LANケーブルはクロスケーブルとなります。
- ⑤シリアルケーブル (AD8526を使用する場合)

注意 「WinCT-Plus」セットアップの前に、万が一に備えてコンピュータの重要なデータをバックアップしておいてください。

2. セットアップ手順

Administrator権限のあるユーザー名でログインして行ってください。

データ収集ソフトウェア「WinCT-Plus」(Ver1.10P)のインストール
「WinCT-Plus」は天びんのデータを収集するソフトウェアです。
¥Japanese¥WinCT-Plus¥Disk1からSetup.exeを実行してください。
指示にしたがってインストールしてください。

各ソフトウェアの使用方法は「取扱説明書.PDF」をご覧ください。

3. 使用許諾契約

- ・「WinCT-Plus」を弊社に無断で複製する事は禁じます。
- ・「WinCT-Plus」は予告なく仕様を変更することがあります。
- ・「WinCT-Plus」の著作権は、(株)エー・アンド・デイに有ります。
- ・「WinCT-Plus」はエー・アンド・デイ製計量機器からコンピュータへのデータ転送に使用します。
- ・「WinCT-Plus」は、計量機器と接続するコンピュータのハードディスクまたはその他記憶装置に限りインストールして使用できます。
- ・(株)エー・アンド・デイは「WinCT-Plus」の欠陥により発生する直接、間接、特別または必然的な損害について、仮に当該損害が発生する可能性があるとは告知された場合でも、一切の責任を負いません。また、第三者からなされる権利の主張に対する責任も負いません。同時にソフトウェアやデータの損失の責任を一切負いません。

Microsoft, Windows, Excelは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または、商標 です。

4. アンインストール

アンインストールは“アプリケーションの追加と削除”から行ってください。

=====

WinCT-Plusのセットアップ説明を終わります。

=====

2012年3月26日